

# BIOEASY



## BIOEASY PESTİSİT KALINTI TESTİ



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30  
abp@abp.com.tr  
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...





# BIOEASY

## Gıda Güvenliği Endişeniz, Bizim Adanmışlığımız

Bioeasy 2007 yılında kurulmuş, gıda güvenliği, hayvan hastalıkları teşhisi ve klinik teşhis alanlarında faaliyet gösteren yüksek teknoloji ürünü bir kuruluştur. Bioeasy, başlangıcından bu yana sürekli olarak yeni teknoloji ve inovasyona finansal ve maddi kaynak sağlamaktadır.

Pestisitler, zararlıları önleme, yok etme, kovma veya hafifletme amaçlı herhangi bir madde veya madde karışımıdır. Mahsul yetiştirmede yaygın olarak kullanılan pestisit sınıfları, insektisitleri (böcek istilasını kontrol etmek için), fungusitleri (mantar hastalıklarının yayılmasını kontrol etmek için) ve herbisitleri (yabani otların rakip etkilerini kontrol etmek için) içerir. Kansere, üreme, bağışıklık veya sinir sistemleri üzerindeki etkiler dahil olumsuz sağlık etkilerini içerebilir.

BIOEASY, riski kolayca ve daha hızlı kontrol etmek ve sonuçta maliyet etkinliğini artırmak için ürünlerinizi taramak üzere meyve, sebze, çay ve diğerleri için pestisit kalıntısı hızlı test kiti sunar.

Tüm dünyadaki çiftçiler ve işleyicilerle bir ortak olarak çalışan BIOEASY, gıdalarınızın dünyanın en güvenli gıdaları arasında olmasını sağlamak için endüstrinin küresel test gerekliliklerine ayak uydurmuştur!



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

01

# Meyve ve Sebzeler için Hızlı Pestisit Kalıntı Testi

Artan gıda talebi, tarımın modernleşmesi ve artan pestisit pazarlaması nedeniyle pestisitlerin kullanımı küresel olarak artmaktadır. Meyve ve sebzelerde yüksek pestisit kalıntılarının olmasının bir nedeni, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak için haşereleri kontrol etmek amacıyla gıda mahsullerine doğrudan pestisit uygulamasından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, aşırı pestisit kalıntıları içeren yiyecekleri yemek, akut ve/veya kronik olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

## Klorpirifos Hızlı Test Kiti

Bu Chlorpyrifos hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sebze ve meyvelerde Chlorpyrifos kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Pesticide	LOD 1	LOD 2	LOD 3	LOD 4	LOD 5	LOD 6	LOD 7	LOD 8
Chlorpyrifos	0.02	0.05	0.1	0.3	0.5	1	2	3

### Test Prosedürü



### Sonuçlar

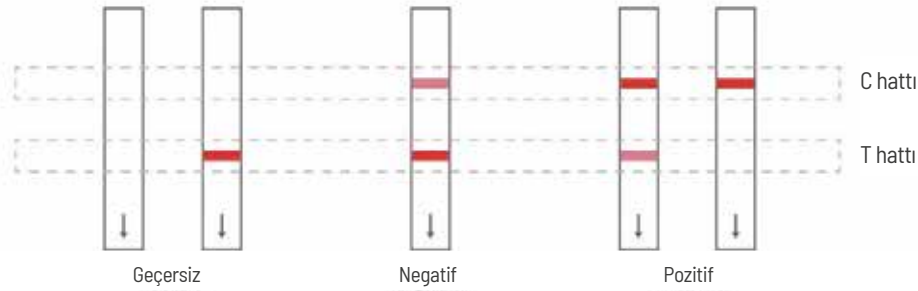

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN1001-1	Klorpirifos Hızlı Test Kiti	10T & 40T	Sebze, Meyve	LOD 1: 0.1 ppm LOD 2: 1 ppm LOD 3: 2 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon
YRSPN1001-GB	Klorpirifos Hızlı Test Kiti	10T & 40T	Sebze, Meyve	LOD 1: 0.02 ppm LOD 2: 0.05 ppm LOD 3: 0.3 ppm LOD 4: 0.5 ppm LOD 5: 1 ppm LOD 6: 2 ppm LOD 7: 3 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C




## Organophosphorus Hızlı Test Kiti

Bu Organophosphorus hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sebze ve meyvelerde Organophosphorus kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Pestisit	LOD	Pestisit	LOD
Coumaphos	0.06 - 0.1	Parathion	0.03 - 0.05
Parathion-methyl	1 - 2	Fensulfothion	0.15 - 0.25
Phoxim	4 - 6	Triazophos	4 - 6
Quntiofos	4 - 6	-	-

### Test Prosedürü

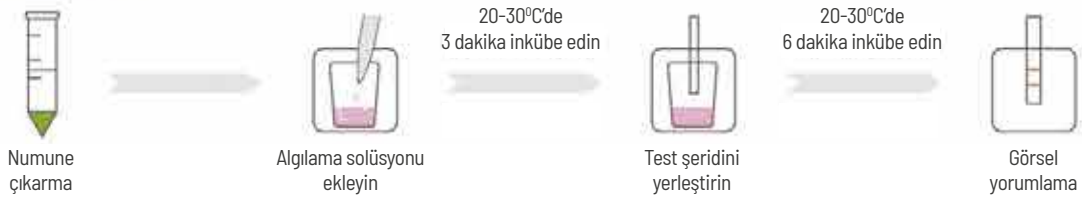

### Sonuçlar

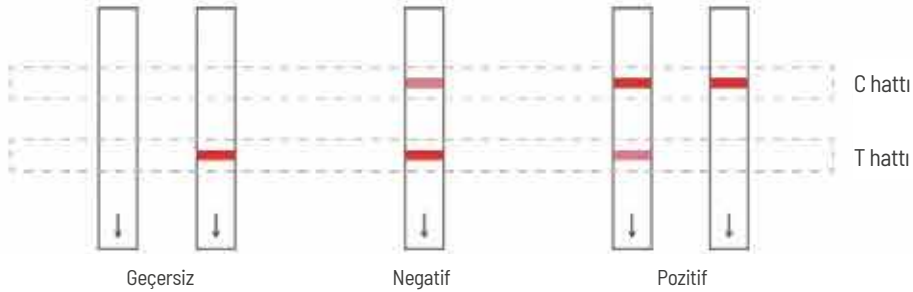

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN1002	Organophosphorus Hızlı Test Kiti	10T & 40T	Sebze, Meyve	Coumaphos: 0.06 - 0.1 ppm Parathion: 0.03 - 0.05 ppm Parathion-methyl: 1 - 2 ppm Fensulfothion: 0.15 - 0.25 ppm Phoxim: 4 - 6 ppm Triazophos: 4 - 6 ppm Quinalphos: 4 - 6 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C


## 2IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti (Chlorpyrifos - Carbofuran)

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sebze ve meyvelerde Chlorpyrifos ve Carbofuran kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Pestisit	LOD
Chlorpyrifos	3
Carbofuran	0.02

### Test Prosedürü

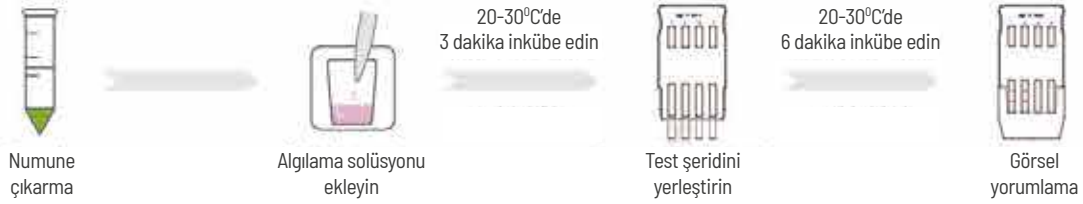

### Sonuçlar

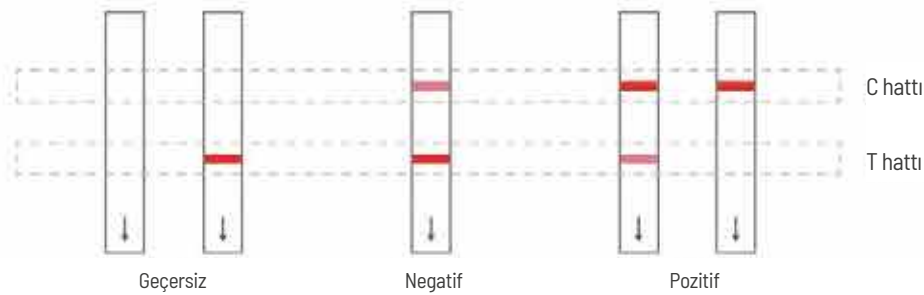

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN2015	2IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti (Chlorpyrifos-Carbofuran)	10T	Sebze, Meyve	Chlorpyrifos: 3 ppm Carbofuran: 0.02 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C


## 3IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti (Chlorpyrifos + Carbofuran + Fipronil)

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sebze ve meyvelerde Chlorpyrifos, Carbofuran ve Fipronil kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Pestisit	LOD	Pestisit	LOD
Chlorpyrifos	0.02	Fipronil	0.02
Carbofuran	0.02	-	-

### Test Prosedürü

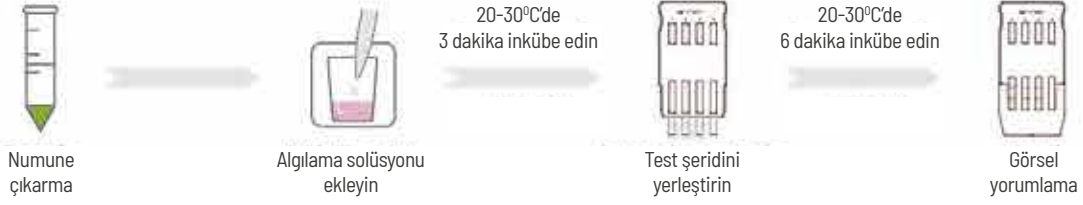

### Sonuçlar

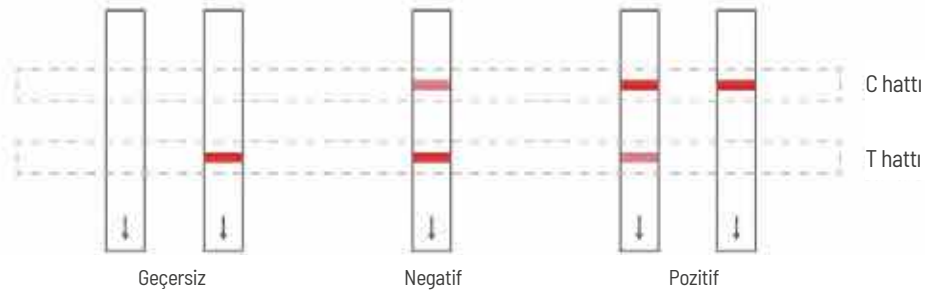

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN2014	3IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti (Chlorpyrifos + Carbofuran + Fipronil)	10T	Sebze, Meyve	Chlorpyrifos: 0.02 ppm Carbofuran: 0.02 ppm Fipronil: 0.02 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C


## 4IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti (Fipronil + Carbofuran + Isofenphos-methyl + Isocarbophos)

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sebze ve meyvelerde Chlorpyrifos, Carbofuran, Fipronil, Isofenphos-methyl ve Isocarbophos kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Pestisit	LOD	Pestisit	LOD
Fipronil	0.02	Isofenphos-methyl	0.01
Carbofuran	0.02	Isocarbophos	0.05

### Test Prosedürü

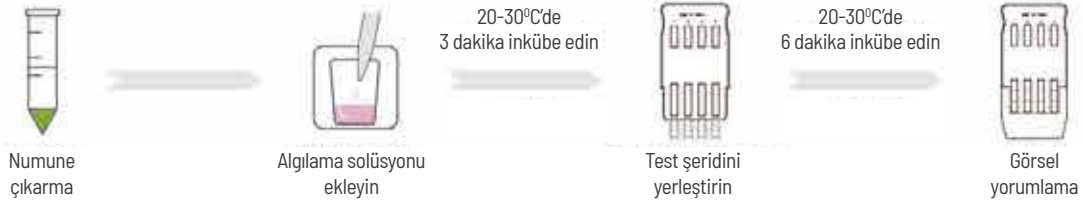

### Sonuçlar

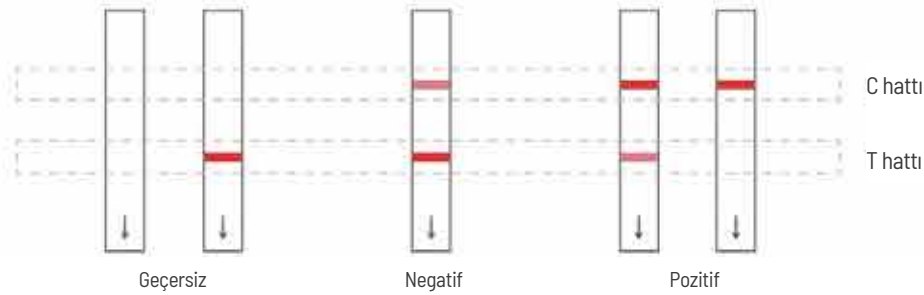

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN2014	4IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti (Fipronil + Chlorpyrifos + Isofenphos-methyl + Isocarbophos)	10T	Sebze, Meyve	Fipronil: 0.02 ppm Chlorpyrifos: 0.02 ppm Isofenphos-methyl: 0.01 ppm Isocarbophos: 0.05 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C



## 12IN1 Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sebze ve meyvelerde Thiamethoxam, Chlorothalonil, Difenconazole, Cyromazine, Chlorpyrifos, Imidacloprid, Procymidone, Acetamiprid, Fenprothrin, Triazophos, Dimethomorph ve Carbendazim kalıntılarının tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.

### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)


Kanal 1	
Pestisit	LOD
Thiamethoxam	0.2
Chlorothalonil	3
Difenconazole	0.1

Kanal 2	
Pestisit	LOD
Cyromazine	0.5
Chlorpyrifos	0.1
Imidacloprid	0.1


Kanal 3	
Pestisit	LOD
Procymidone	0.2
Acetamiprid	0.1
Fenprothrin	0.3

Kanal 4	
Pestisit	LOD
Triazophos	0.1
Dimethomorph	0.2
Carbendazim	0.2

### Test Prosedürü

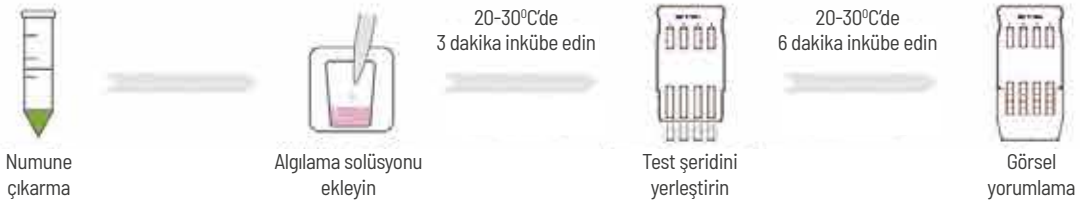

### Sonuçlar

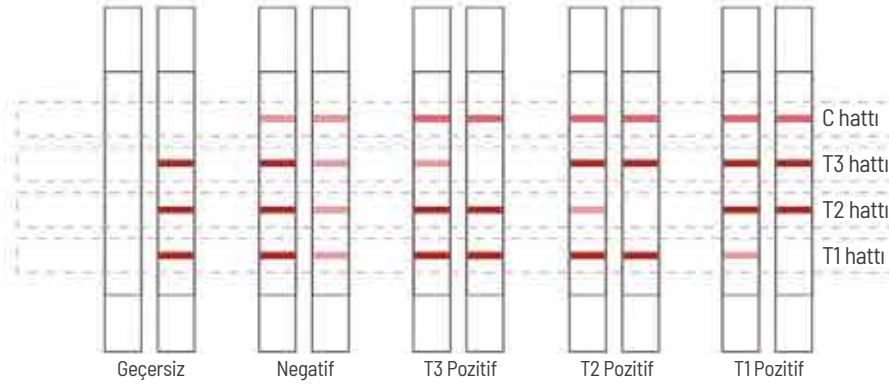

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Haz.
YRSPN1043	12IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti	10T	Sebze, Meyve	Kanal 1 Thiamethoxam: 0.2 ppm Chlorothalonil: 3 ppm Difenconazole: 0.1 ppm Kanal 2 Cyromazine: 0.5 ppm Chlorpyrifos: 0.1 ppm Imidacloprid: 0.1 ppm Kanal 3 Procymidone: 0.2 ppm Acetamiprid: 0.1 ppm Fenprothrin: 0.3 ppm Kanal 4 Triazophos: 0.1 ppm Dimethomorph: 0.2 ppm Carbendazim: 0.2 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C

## 16IN1 Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sebze ve meyvelerde Thiamethoxam, Difenconazole, Chlorfenapyr, Procymidone, Chlorothalonil, Carbofuran, Isocarbophos, Tebufenozide, Thiophanate-methyl, Avermectin, Fipronil, Indoxacarb, Fenpropathrin, Carbendazim, Acetamiprid ve Fluopicolide kalıntılarının tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.

### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Kanal 1	
Pestisit	LOD
Thiamethoxam	0.15-0.2
Difenconazole	0.15-0.2
Chlorfenapyr	0.1-0.2
Procymidone	0.1-0.2

Kanal 2	
Pestisit	LOD
Chlorothalonil	2-3
Carbofuran	0.015-0.02
Isocarbophos	0.04-0.05
Tebufenozide	0.1-0.2

Kanal 3	
Pestisit	LOD
Thiophanate-methyl	1-2
Avermectin	0.05-0.1
Fipronil	0.015-0.02
Indoxacarb	0.2-0.4

Kanal 4	
Pestisit	LOD
Fenpropathrin	0.2-0.3
Carbendazim	0.1-0.2
Acetamiprid	0.1-0.2
Fluopicolide	0.1-0.2

### Test Prosedürü

1. Numune çıkarma



Numune çıkarma



Algılama solüsyonu ekleyin

20-30°C'de  
3 dakika inkübe edin




Test şeridini yerleştirin

20-30°C'de  
6 dakika inkübe edin



Görsel yorumlama

### Sonuçlar

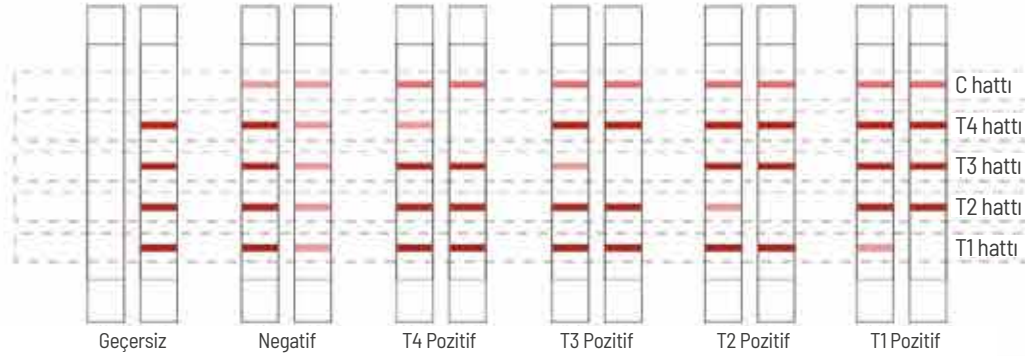

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD		Test Süresi	Numune Haz.
YRSPN1041	16IN1 Pestisit Kalıntı Test Kiti	10T	Sebze, Meyve	Kanal 1 Thiamethoxam: 0.15-0.2 Difenconazole: 0.15-0.2 Chlorfenapyr: 0.1-0.2 Procymidone: 0.1-0.2	Kanal 2 Chlorothalonil: 2-3 Carbofuran: 0.015-0.02 Isocarbophos: 0.04-0.05 Tebufenozide: 0.1-0.2	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon
				Kanal 3 Thiophanate-methyl: 1-2 Avermectin: 0.005-0.1 Fipronil: 0.015-0.02 Indoxacarb: 0.2-0.4	Kanal 4 Fenpropathrin: 0.2-0.3 Carbendazim: 0.1-0.2 Acetamiprid: 0.1-0.2 Fluopicolide: 0.1-0.2		

Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C

02

## Çay için Hızlı Pestisit Kalıntı Testi

Pestisit kullanımı, hızlı nüfus artışı ve vektör kaynaklı hastalıkların önlenmesi için üretilen gıda miktarını artırmak için tarımda merkezi bir uygulamadır. Bu nedenle pestisitlerin çevresel etkisi ve pestisitlerin besin zincirinde birikmesi özellikle gelişmekte olan ülkelerde kaçınılmazdır.

Çay kürede en sık tüketilen içecektir; suyun yanında. Bununla birlikte, çay farklı pestisitler tarafından kontamine olabilir, özellikle de tarihi geçmiş pestisitler gıda maddelerini kontamine edecektir.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30   
abp@abp.com.tr   
www.abp.com.tr 

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...




## Çay İçin Thiamethoxam Hızlı Kalıntı Test Kiti

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak çaydaki Thiamethoxam kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


### Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Pestisit	LOD
Thiamethoxam	10

### Test Prosedürü

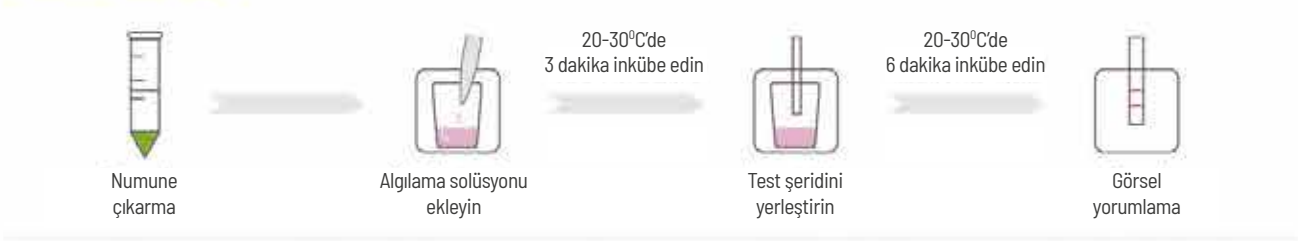

### Sonuçlar

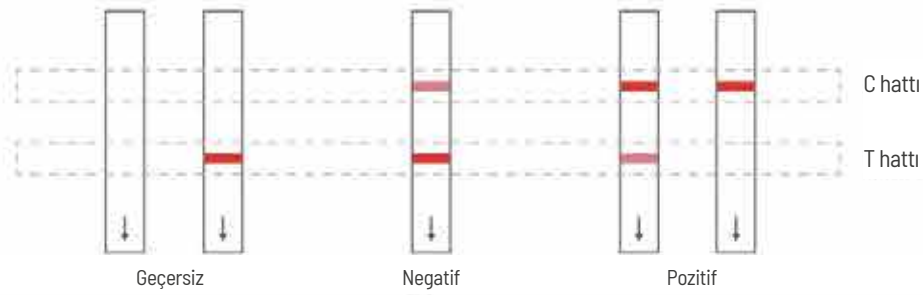

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN1001-1	Thiamethoxam Çay için Hızlı Kalıntı Test Kiti	10T	Çay	10 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

Raf Ömrü: 12 ay

Depolama: 2-30°C


## Çay İçin Imidacloprid Hızlı Kalıntı Test Kiti

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak çaydaki Imidacloprid kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


**Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)**

Pestisit	LOD
Imidacloprid	0.5

### Test Prosedürü

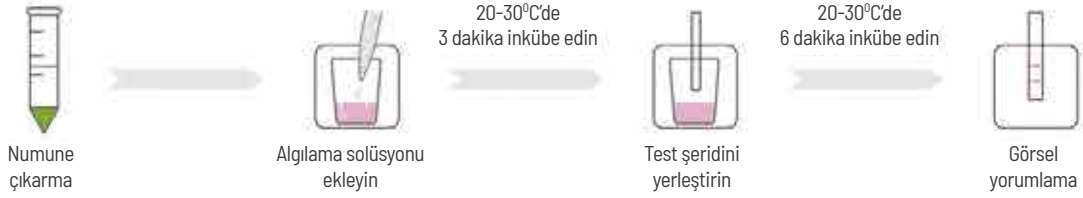

### Sonuçlar

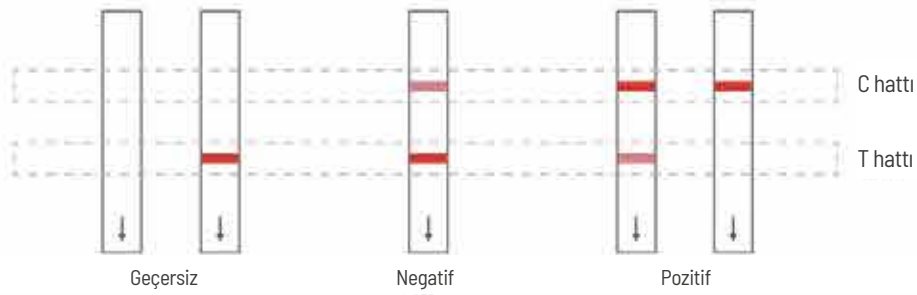

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN1013	Imidacloprid Çay için Hızlı Kalıntı Test Kiti	10T	Çay	0.5 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

**Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C**


## 4IN1 Çay İçin Pestisit Hızlı Kalıntı Test Kiti (Bifenthrin + Lambda-cyhalothrin + Imidacloprid + Carbendazim)

Bu hızlı test kiti, Collodial Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak çaydaki Bifenthrin, Lambda-cyhalothrin, Imidacloprid ve Carbendazim kalıntılarının tespiti için kullanılır. Basit kullanım ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.


**Hassasiyet: algılama sınırları  
(mg/kg-ppm)**

Kanal No.	Ürün Adı	LOD
Kanal 1	Bifenthrin	5
Kanal 2	Cyhalothrin, Lambda-cyhalothrin	15
	Cypermethrin, Beya-cypermethrin	20
	Fenpropathrin	5
Kanal 3	Imidacloprid	0.5
Kanal 4	Carbendazim	5

### Test Prosedürü

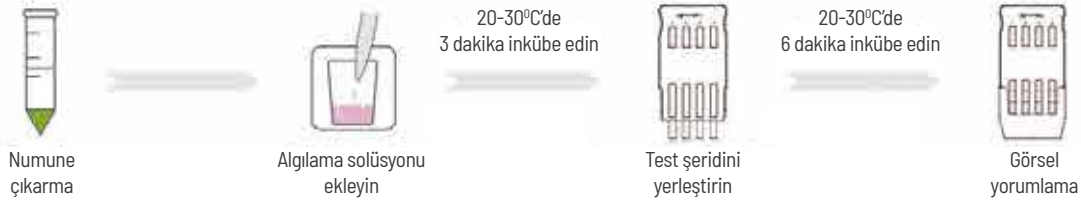

### Sonuçlar

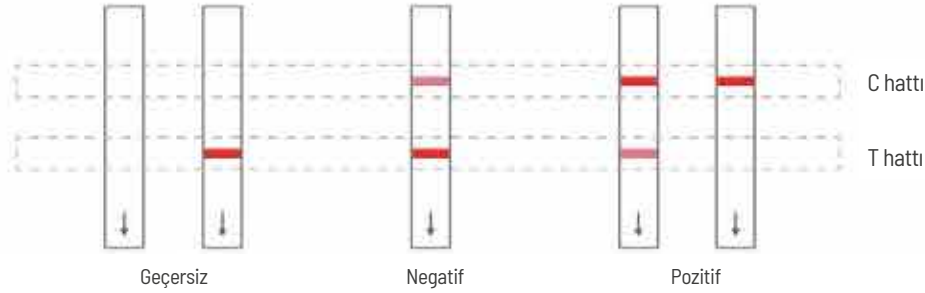

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Ürün Adı	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YR1CY4003	Çay için 4IN1 Pestisit Hızlı Kalıntı Test Kiti Bifenthrin + Lambda-cyhalothrin + Imidacloprid + Carbendazim)	10T	Çay	Kanal 1 Bifenthrin: 5 ppm Kanal 3 Imidacloprid: 0.5 ppm Kanal 4 Carbendazim: 5 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon
				Kanal 2 Cyhalothrin:15 ppm Lambda-cyhalothrin: 15 ppm Cypermethrin: 20 ppm Beya-cypermethrin: 20 ppm Fenpropathrin: 5 ppm		

**Raf Ömrü: 12 ay Depolama: 2-30°C**



03

## Diğerleri için Hızlı Pestisit Kalıntı Testi (Süt, Tahıl, Karabiber)

Tarımsal ürünleri zararlı ve yıkıcı zararlılardan korumak ve gıda üretimini artırmak amacıyla, zararlılarla mücadelede zirai ilaçlar kullanılmaktadır. Bu pestisitlerin tarımsal ürünlerde ve gıdalarda bulunan kalıntıları tüketicinin hayatı için risk oluşturan kirliliklerdir.

Ancak pestisit kalıntısı sadece ekinlerde değil hayvansal ürünlerde de kalmaktadır. Örneğin, sterilizasyon, pastörizasyon ve fermentasyon gibi süt işleme yöntemleri, süt ve süt ürünlerinde kalan pestisit miktarlarını ortadan kaldıramaz.

Pestisitler, hem hayvanlar hem de insanlar için tehdit oluşturan ve çevre kirliliğine neden olan önemli bir toksik ve kanserojen bileşik kaynağıdır.

Numune  
çıkarma



**ABP**

TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...


# Süt İçin Carbendazim & Albendazole Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak sütteki Carbendazim ve Albendazole tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 8 dakika sürer.


## Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)

Pestisit	LOD	Pestisit	LOD
Carbendazim	20 - 25	Carbendazim	20 - 25
Albendazole sulfone	8 - 12	Albendazole sulfone	8 - 12

## Test Prosedürü

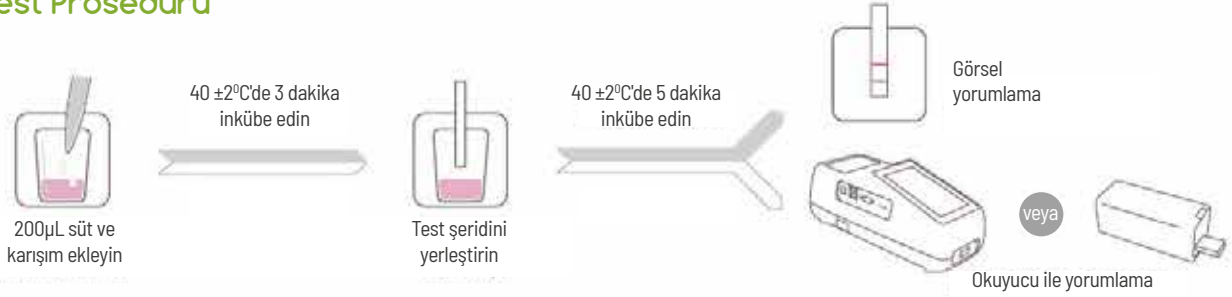

## Sonuçlar

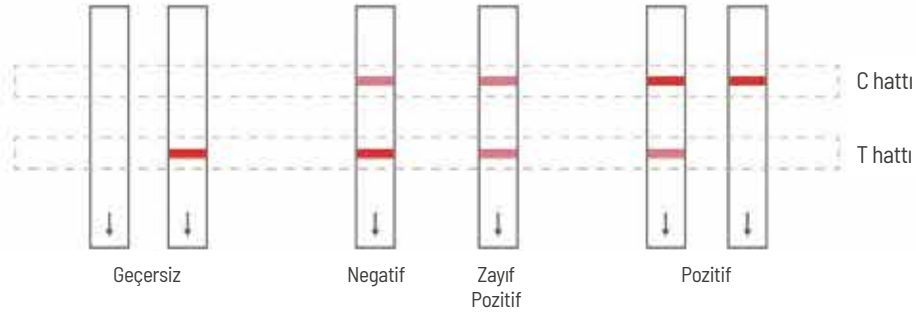

## Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Özellikler	Uygulama	LOD	Test Metodu
YRM1102-1	Süt İçin Hızlı Carbendazim & Albendazole Test Kiti	96T	Çiğ Süt	Carbendazim: 20-25 ppm Albendazole sulfone: 8-12 ppm Albendazole sulfoxide: 8-12 ppm Albendazole: 30-50 ppm	40 ±20C'de 3+5 dakika inkübe edin

Raf Ömrü: 18 ay Depolama: 2-30°C


## Tahıllar İçin Chlorpyrifos Hızlı Test Kiti

Bu Chlorpyrifos hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak tahıllardaki Chlorpyrifos kalıntı tespiti için kullanılır. Süreç iki bölümden oluşur: numune hazırlama ve tespit. Testte yaklaşık 5 dakika numune hazırlama ve 9 dakika tespit sürer.


**Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)**

Pestisit	LOD
Chlorpyrifos	0.5

### Test Prosedürü

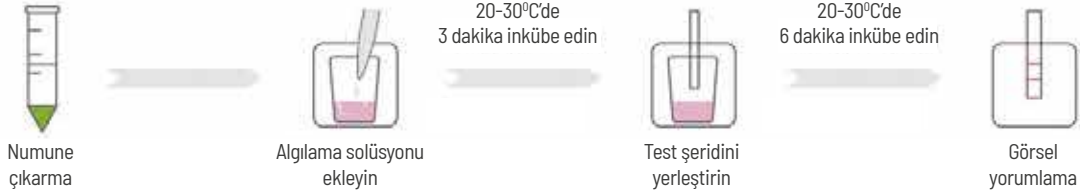

### Sonuçlar

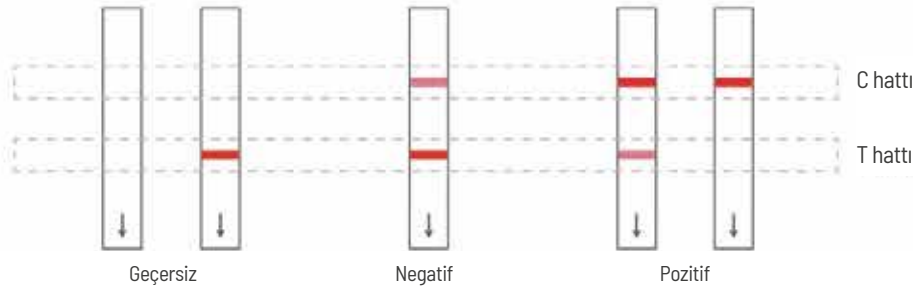

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Özellikler	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN1001-1	Tahıllar İçin Chlorpyrifos Hızlı Test Kiti	10T	Tahıllar	0.5 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon, Santrifüj

**Raf Ömrü:** 12 ay **Depolama:** 2-30°C




## Karabiber İçin Chlorpyrifos Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test kiti, Colloidal Gold Immunochromatography teknolojisine dayalı olarak karabiberdeki Chlorpyrifos kalıntı tespiti için kullanılır. Basit çalışma ve kısa algılama süresi özelliklerine sahiptir.


**Hassasiyet: algılama sınırları (mg/kg-ppm)**

Pestisit	LOD
Chlorpyrifos	0.1

### Test Prosedürü

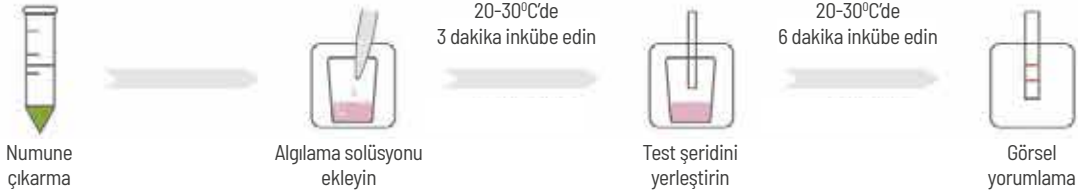

### Sonuçlar

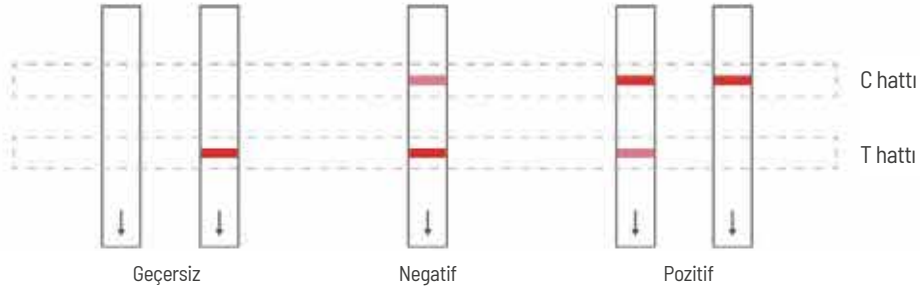

### Spesifikasyon

Ürün No.	Ürün Adı	Özellikler	Uygulama	LOD	Test Süresi	Numune Hazırlama
YRSPN1001-1	Karabiber İçin Chlorpyrifos Hızlı Test Kiti	40T	Tüm Karabiberler	0.01 ppm	9 dakika	YRSPN Ekstraksiyon

**Raf Ömrü:** 12 ay **Depolama:** 2-30°C

04

# Ekipman



YR-010 Cep Okuyucu



YRM-IN05 Oto İnkübatör



YRM-IN03 Mikro Isıtıcı



MiniT-N İnkübatör



OS-02 BaiQuick Okuyucu



YR-SG21 ReadEasy

05

## Ürün Listesi

Meyve ve Sebze İçin  
Pestisit Kalıntı Test Kiti

Çay İçin  
Pestisit Kalıntı Test Kiti

Süt İçin  
Pestisit Kalıntı Test Kiti

Tahıllar İçin  
Pestisit Kalıntı Test Kiti

Karabiber İçin  
Pestisit Kalıntı Test Kiti

## Meyve ve Sebze İçin Pestisit Kalıntı Test Kiti

No.	Tip	Sipariş Kodu	Ürün	Uygulama	Test Metodu	Özellikler	Depolama	Raf Ömrü
1	Test strip	YRSPN1001-1	Chlorpyrifos Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
2	Test strip	YRSPN1002	Organophosphorus Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
3	Test strip	YRSPN1003-1	Isoprocarb Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
4	Test strip	YRSPN1004-1	Carbofuran Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
5	Test strip	YRSPN1005	Bifenthrin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
6	Test strip	YRSPN1008	Organochlorine Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
7	Test strip	YRSPN1009	Chlorothalonil Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
8	Test strip	YRSPN1010-1	Isocarbophos Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
9	Test strip	YRSPN1011	Parathion-methyl Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
10	Test strip	YRSPN1012	Carbendazim Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
11	Test strip	YRSPN1013-1	Fenpropathrin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
12	Test strip	YRSPN1014	Thiabendazole Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
13	Test strip	YRSPN1015-1	Isofenphos-methyl Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
14	Test strip	YRSPN1016	Metabaryl Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
15	Test strip	YRSPN1019	Triazophos Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
16	Test strip	YRSPN1020	Quinalphos Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
17	Test strip	YRSPN1022	Carbaryl Rapid Test Kit	Vegetables	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
18	Test strip	YRSPN1023-1	Fenitrothion Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
19	Test strip	YRSPN1025	Prochloraz Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
20	Test strip	YRSPN1026-1	Acetamiprid Rapid Test Kit	Vegetables	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
21	Test strip	YRSPN1027	Imidacloprid Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
22	Test strip	YRSPN1028	Fenprothion Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
23	Test strip	YRSPN1029	Rapid Test Kit for Fenprothrin, Cypermethrin and Cyhalothrin	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
24	Test strip	YRSPN1030	Eipronil Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
25	Test strip	YRSPN1031	Difenoconazole Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
26	Test strip	YRSPN1032	Procymidone Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
27	Test strip	YRSPN1033	Forchlorfenuron Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
28	Test strip	YRSPN1034	Pyraclostrobin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
29	Test strip	YRSPN1035	Thiamethoxam Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
30	Test strip	YRSPN1036-1	Profenofos Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
31	Test strip	YRSPN1037	Chlorfenapyr Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
32	Test strip	YRSPN1039-1	Cyromazine Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
33	Test strip	YRSPN1046	Clothianidin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
34	Test strip	YRSPN1047	Phorate Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
35	Test strip	YRSPN1051	Iprodione Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
36	Test strip	YRDY1001	6-Benzyladenine Rapid Test Kit	Bean sprouts	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
37	Test strip	YRDY1001-2	6-Benzyladenine Rapid Test Kit	Bean sprouts	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
38	Test strip	YRDY1003-3	4-Chlorophenoxyacetic acid Rapid Test Kit	Bean sprouts	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
39	Test strip	YRDY1003-4	Sodium 4-chlorophenoxyacetate Rapid Test Kit	Bean sprouts	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
40	Test strip	YRSPN1001-GB	Chlorpyrifos Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
41	Test strip	YRSPN1004-GB	Carbofuran Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
42	Test strip	YRSPN1009-GB	Chlorothalonil Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
43	Test strip	YRSPN1012-GB	Carbendazim Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
44	Test strip	YRSPN1013-GB	Fenprothrin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
45	Test strip	YRSPN1017-GB	Pyrimethanil Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
46	Test strip	YRSPN1019-GB	Triazophos Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
47	Test strip	YRSPN1024-GB	Dimethomorph Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
48	Test strip	YRSPN1026-GB	Acetamiprid Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
49	Test strip	YRSPN1027-GB	Imidacloprid Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
50	Test strip	YRSPN1030-GB	Eipronil Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
51	Test strip	YRSPN1032-GB	Procymidone Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
52	Test strip	YRSPN1038-GB	Tebuconazole Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
53	Test strip	YRSPN1044-GB	Abamectin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
54	Test strip	YRSPN1049-GB	Cypermethrin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
55	Test strip	YRSPN1050-GB	Cyhalothrin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
56	Test strip	YRSPN1053-GB	Propiconazole Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
57	Test strip	YRSPN1054-GB	Pendimethalin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
58	Test strip	YRSPN1056-GB	Propamocarb Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
59	Test strip	YRSPN1057-GB	Azoxystrobin Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months



## Meyve ve Sebze İçin Pestisit Kalıntı Test Kiti

No.	Tip	Sipariş Kodu	Ürün	Uygulama	Test Metodu	Özellikler	Depolama	Raf Ömrü
60	Test strip	YRSPN1058-GB	Emamectin benzoate Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T & 40T	2-30°C	12 months
61	Test cassette	YRSPN2001-I	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Fipronil + Carbofuran + Isofenphos-methyl + Isocarbophos)	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
62	Test cassette	YRSPN2003	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Carbofuran + Chlorpyrifos + Fipronil + Abamectin)	Cereals, leek, cowpea	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
63	Test cassette	YRSPN2004	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Carbofuran + Chlorpyrifos + Procymidone + Acetamiprid)	Leek	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
64	Test cassette	YRSPN2005	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Procymidone + Acetamiprid)	Leek	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
65	Test cassette	YRSPN2006	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Fipronil + Cyhalothrin)	Cereals	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
66	Test cassette	YRSPN2007	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Fipronil + Abamectin)	Chinese cabbage	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
67	Test cassette	YRSPN2008	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Fipronil + Acetamiprid)	Chill	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
68	Test cassette	YRSPN2008-1	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Fipronil + Acetamiprid)	Cowpea	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
69	Test cassette	YRSPN2009	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Imidacloprid + Thiamethoxam)	Cucumber	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
70	Test cassette	YRSPN2010	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Emamectin benzoate + Propamocarb)	Eggplant	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
71	Test cassette	YRSPN2012	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Carbendazim + Dimethomorph)	Strawberry	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
72	Test cassette	YRSPN2013	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Difenoconazole + Propamocarb)	Grape	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
73	Test cassette	YRSPN2014	3IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran + Fipronil)	Tomato, zucchini, cauliflower	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
74	Test cassette	YRSPN2015	2IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Carbofuran)	Peach	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
75	Test cassette	YRSPN2016	2IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Procymidone)	Leek	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
76	Test cassette	YRSPN2017	2IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Chlorpyrifos + Fipronil)	Cereals	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
77	Test cassette	YRSPN2018	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Carbofuran + Isocarbophos + Triazophos + Cyromazine)	Cowpea	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
78	Test cassette	YRSPN2019	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Cyromazine + Thiamethoxam + Difenoconazole + Cyhalothrin)	Cowpea	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
79	Test cassette	YRSPN2020	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Procymidone + Iprodione + Acetamiprid + Cyhalothrin)	Leek	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
80	Test cassette	YRSPN2021	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit (Cyhalothrin + Thiamethoxam + Chlorpyrifos + Difenoconazole)	Cereals	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
81	Test cassette	YRSPN1041	16IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
82	Test cassette	YRSPN1043	12IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months
83	Test cassette	YRSPN1052	16IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit II	Vegetables, fruits	3+6 min, 20-30°C	10T	2-30°C	12 months



## Çay İçin Pestisit Kalıntı Test Kiti

No.	Tip	Ürün No.	Ürün	Uygulama	Numune Hazırlama	Test Metodu	Özellikler	Depolama	Raf Ömrü
1	Test strip	YR1CY1001	Thiamethoxam Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
2	Test strip	YR1CY1002	Carbofuran Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
3	Test strip	YR1CY1003	Isocarbophos Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
4	Test strip	YR1CY1004	Imidaclothiz Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
5	Test strip	YR1CY1005	Pymetrozine Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
6	Test strip	YR1CY1008	Acetamiprid Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
7	Test strip	YR1CY1009	Carbendazim Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
8	Test strip	YR1CY1010	Fenpropathrin Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
9	Test strip	YR1CY1011	Pyridaben Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
10	Test strip	YR1CY1013	Imidacloprid Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
11	Test strip	YR1CY1014	Cypermethrin Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
12	Test strip	YR1CY1016	Bifenthrin Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
13	Test strip	YR1CY1019	Difenoconazole Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
14	Test strip	YR1CY1027	Dialfentkuron Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
15	Test strip	YR1CY1029	Lambda-cyhalothrin Residue Rapid Test Kit for Tea	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months
16	Test cassette	YR1CY4003	4IN1 Pesticide Residue Rapid Test Kit for Tea (Bifenthrin+ Lambda-cyhalothrin+ Imidacloprid+ Carbendazim)	Tea	YRSP Extraction	3+6 min, 20-30 °C	10T	2-30°C	12 months



### Süt İçin Pestisit Kalıntı Test Kiti

No.	Tip	Ürün No.	Ürün	Özellikler	Test Metodu	Depolama	Raf Ömrü
1	Test strip	YRM1102-1	Carbendazim & Albendazole Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months
2	Test strip	YRM1102-4	Carbendazim Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months
3	Test strip	YRM1103	Carbaryl Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months
4	Test strip	YRM1108	Imidacloprid Rapid Test for Milk	96T	3+3 min 40±2°C	2-8°C	18 months
5	Test strip	YRM1109	Paraquat Rapid Test for Milk	96T	3+3 min 40±2°C	2-8°C	18 months
6	Test strip	YRM1110	Acetamiprid Rapid Test for Milk	96T	3+3 min 40±2°C	2-8°C	18 months
7	Test strip	YRM1113	Chlorothalonil Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months
8	Test strip	YRM1114	Cyromazine Rapid Test for Milk	96T	3+3 min 40±2°C	2-8°C	18 months
9	Test strip	YRM1116	Flpronil Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months
10	Test strip	YRM1119	Thiarnethoxim Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months
11	Test strip	YRM1136	Sulfosulfur Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months
12	Test strip	YRM1137	Carbofuran Rapid Test for Milk	96T	3+5 min 40±2°C	2-8°C	18 months





## Tahıllar İin Pestisit Kalıntı Test Kiti

No.	Tip	Ürün No.	Ürün	Uygulama	Test Metodu	Özellikler	Depolama	Raf Ömrü
1	Test strip	YRSPN1001-1	Chlorpyrifos Rapid Test Kit for Cereals	paddy, wheat, corn	3+6min, 20°C-30°C	10T	2-30°C	12 months
2	Test strip	YRSPN1003-1	Isoproc carb Rapid Test Kit for Cereals	wheat, rice	3+6min, 20°C-30°C	10T	2-30°C	12 months
3	Test strip	YRSPN1004-1	Carbofuran Rapid Test Kit for Cereals	brown rice, wheat	3+6min, 20°C-30°C	10T	2-30°C	12 months
4	Test strip	YRSPN1015	Metolaxyl Rapid Test Kit for Cereals	brown rice, wheat	3+6min, 20°C-30°C	10T	2-30°C	12 months
5	Test strip	YRSPN1023-1	Fenitrothion Rapid Test Kit for Cereals	paddy, wheat	3+6min, 20°C-30°C	10T	2-30°C	12 months
6	Test strip	YRSPN1026-1	Acetamiprid Rapid Test Kit for Cereals	brown rice, wheat	2+6min, 20°C-30°C	10T	2-30°C	12 months
7	Test strip	YRSPN1022-CB	Procymidone Rapid Test Kit for Cereals	fresh corn	2+6min, 20°C-30°C	10T	2-30°C	12 months





### Karabiber İçin Pestisit Kalıntı Test Kiti

No.	Tip	Ürün No.	Ürün	Uygulama	Test Metodu	Özellikler	Depolama	Raf Ömrü
1	Test strip	YR1HJ1001	Chlorpyrifos Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
2	Test strip	YR1HJ1002	Chlorpyrifos Methyl Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
3	Test strip	YR1HJ1003	Carbendazim Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
4	Test strip	YR1HJ1004	Metaxyl Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
5	Test strip	YR1HJ1004-1	Metaxyl Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
6	Test strip	YR1HJ1005	Imidacloprid Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
7	Test strip	YR1HJ1006	Cypermethrin Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
8	Test strip	YR1HJ1007	Fipronil Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months
9	Test strip	YR1HJ1008	Propamocarb Residue Rapid Test for Black Pepper	Black Pepper	3+6min, 20°C-30°C	40T	2-30°C	12 months



Detaylı bilgi için  
ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...



TAHİL, UN, GIDA ve YEM KALİTE KONTROL CİHAZLARI

**Tel.** : 0 (312) 397 43 30

**Faks** : 0 (312) 397 23 49

**Mail** : [abp@abp.com.tr](mailto:abp@abp.com.tr)

**Web** : [www.abp.com.tr](http://www.abp.com.tr)