

BIOEASY



BIOEASY SÜT GÜVENLİĞİ TESTİ



Antibiyotik kalıntıları, tağşiş, mikotoksinler ve böcek ilaçlarına karşı süt güvenliğini sağlayın



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...



Bioeasy

Bioeasy 2007 yılında kurulmuş, gıda güvenliği, hayvan hastalıkları teşhisi ve klinik teşhis alanlarında faaliyet gösteren yüksek teknoloji ürünü bir kuruluştur. Bioeasy, başlangıcından bu yana sürekli olarak yeni teknoloji ve inovasyona finansal ve maddi kaynak sağlamaktadır.

Süt güvenliğinin önemli bir parçası olarak, sütteki antibiyotik kalıntıları, tağşiş, mikotoksinler ve pestisitlerin kontaminasyonu, insanlarda alerji ve aşırı duyarlılığa neden olabilen insan sağlığı için büyük bir endişe kaynağıdır. Antibiyotik kalıntıları yoğurt ve peynir yapımında starter kültürü engellediği veya yavaşlattığı için süt endüstrisi için de büyük bir sorun teşkil etmekte ve dolayısıyla ilgili süt işletmesi için büyük kayıplara neden olabilmektedir.

Çiftçiler ve işleyicilerle bir ortak olarak çalışan Bioeasy, süt ve süt ürünlerinin dünyanın en güvenli gıdaları arasında yer almasını sağlamak için endüstrinin küresel test gereksinimlerine ayak uydurmuştur!

Neden Bioeasy?

- 01 Toplam çözüm**
Hızlı testler, inkübatörler ve okuyucular serisi.
- 02 Standartları Karşılaysın**
AB, Rusya, Avustralya ve Amerikan standartları.
- 03 Sertifikalı**
AOAC, ILVO tarafından doğrulandı.
- 04 Profesyonel Ar-Ge**
Kalite sigortası için pozitif ve negatif kontrol.

1

SÜT ANTİBİYOTİK TARAMASI



Beta-Laktamlar Süt İçin Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test, koloidal altın immüno-kromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Beta-laktamların tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 5 dakika sürer.



Avantajlar



Hızlı

5 dakikada sonuç



Hassas



Kullanıcı Dostu

Sahada veya laboratuvarında kolayca gerçekleştirilir



Görsel Yorumlama




Uygun Maliyet




Doğru ve Güvenilir

Test Prosedürü

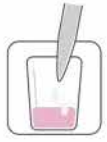


200µL süt ve karışım ekleyin

40 ±2°C'de 2 dakika inkübe edin

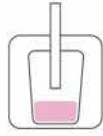

Test şeridini yerleştirin

40 ±2°C'de 3 dakika inkübe edin

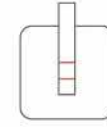


Görsel yorumlama




Okuyucu ile yorumlama

veya

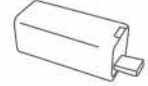

Sonuçlar

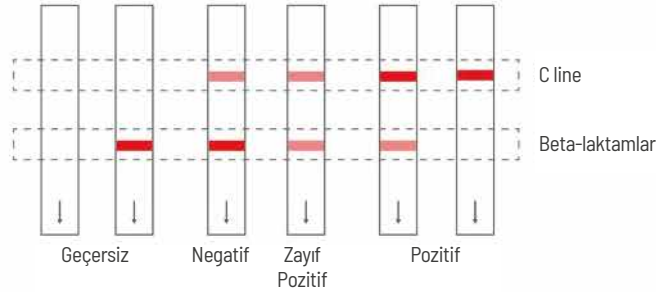

Hassasiyet

Beta-lactams	Bioeasy LOD	EU MRL	Beta-lactams	Bioeasy LOD	EU MRL
Penicillin-G	1.5-2	4	Cephapirin	15-20	60
Ampicillin	3-4	4	Cephalonium	6-8	20
Amoxicillin	3-4	4	Cefazolin	40-50	50
Oxacillin	6-10	30	Cefoperazone	4-6	50
Cloxacillin	6-10	30	Cefquinome	12-18	20
Dicloxocillin	10-20	30	Ceftiofur	80-100	100
Nofcillin	20-30	30	Cefocetrile	25-30	125

Spesifikasyon

Sipariş kodu
YRM1001-2C

Kit bileşenleri
96 Test / Kit


Raf Ömrü
18 Ay

Depolama
2-8°C

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

2IN1 BT (EU) Beta-Laktamlar + Tetrasiklinler Süt İçin Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Beta-laktamlar ve Tetrasiklinlerin tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 8 dakika sürer.

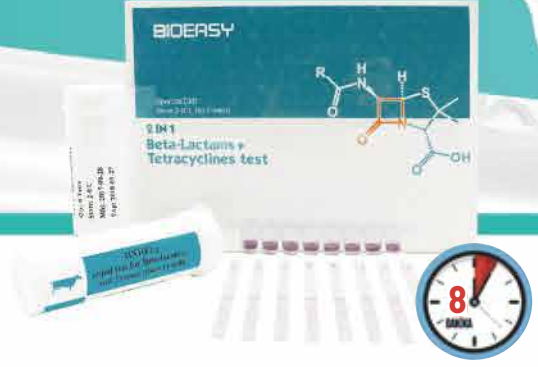

Avantajlar



Çoklu
2 si 1
arada



Onaylı
ACTALIA CECALAIT
(Fransa)



Hızlı
8 dakikada
sonuç



Hassas



Kullanıcı Dostu
Laboratuvarda veya
sahada test imkanı



Görsel
Yorumlama



Uygun Maliyet




Doğru ve
Güvenilir


Test Prosedürü




200µL süt ve
karşım ekleyin

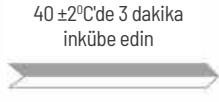


40 ± 2°C'de 3 dakika
inkübe edin

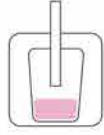

Test şeridini
yerleştirin

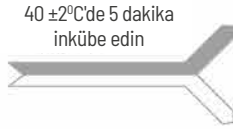

40 ± 2°C'de 5 dakika
inkübe edin

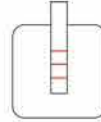

Görsel yorumlama




veya



Okuyucu ile yorumlama

Sonuçlar

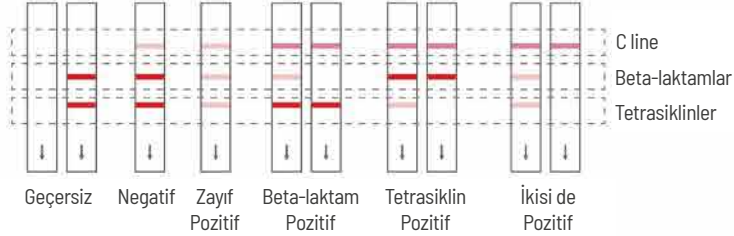

Hassasiyet

Antibiotics	Bioeasy LOD	EU MRL	Antibiotics	Bioeasy LOD	EU MRL
Penicillin-G	1.5-2	4	Cephapirin	15-20	60
Ampicillin	3-4	4	Cephalonium	6-8	20
Amoxicillin	3-4	4	Cefazolin	40-50	50
Oxacillin	5-7	30	Cefoperazone	4-6	50
Cloxacillin	6-8	30	Cefqunome	12-18	20
Dicloxocillin	10-20	30	Ceftiofur	80-100	100
Nofcillin	20-30	30	Cefocetrile	25-30	125
Cefalexin	500-600	100	-	-	-
Doxycycline	30-50	100	Oxytetracycline	30-50	100
Chlorotetracycline	30-50	100	Tetracycline	30-50	100

Spesifikasyon

Sipariş kodu
YRM1007-40


Kit bileşenleri
96 Test / Kit

Raf Ömrü
18 Ay

Depolama
2-8°C

2IN1 BT Cef(EU) Beta-Laktamlar + Sefaleksın + Tetrasiklinler Süt İin Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Beta-laktamlar, Sefaleksın ve Tetrasiklinlerin tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 9 dakika sürer.

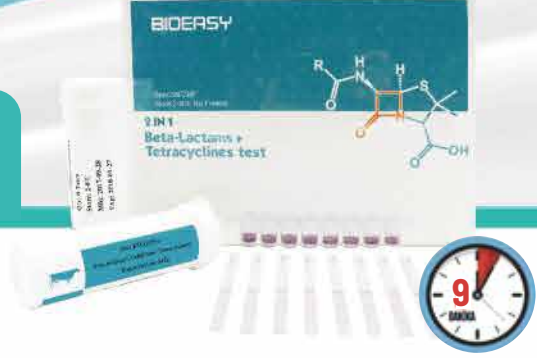

Avantajlar



oklu
2 si 1
arada



Onaylı
ILVO, AOAC



Hızlı
9 dakikada
sonuç



Hassas



Kullanıcı Dostu
Laboratuvarda veya
sahada test imkanı



**Görsel
Yorumlama**



Uygun Maliyet




**Doğru ve
Güvenilir**

Test Prosedürü




200µL süt ve
karışım ekleyin

40 ±2°C'de 3 dakika
inkübe edin

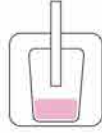

Test şeridini
yerleştirin

40 ±2°C'de 6 dakika
inkübe edin

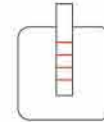

Görsel yorumlama




veya



Okuyucu ile yorumlama

Sonuçlar

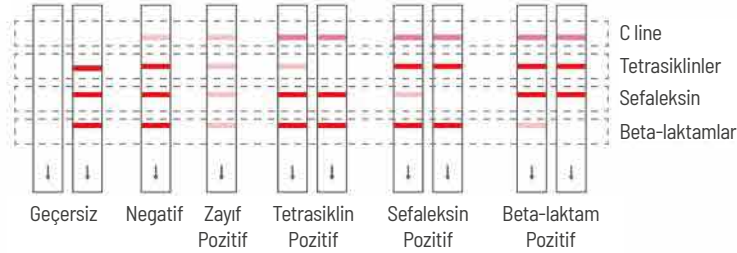

Hassasiyet

Antibiotics	Bioeasy LOD	EU MRL	Antibiotics	Bioeasy LOD	EU MRL
Penicillin-G	1.5-2	4	Cefalexin	20 - 30	100
Ampicillin	3 - 4	4	Cephapirin	15 - 18	60
Amoxicillin	3 - 4	4	Cephalonium	6 - 8	20
Oxacillin	5 - 7	30	Cefazolin	40 - 50	50
Cloxacillin	6 - 8	30	Cefoperazone	4 - 6	50
Dicloxocillin	10 - 20	30	Cefquinome	12 - 18	20
Nafcillin	20 - 30	30	Ceftiofur	80 - 100	100
Cefacetrile	25 - 30	125	-	-	-
Doxycycline	30 - 50	100	Oxytetracycline	30 - 50	100
Chlorotetracycline	30 - 50	100	Tetracycline	30 - 50	100

Spesifikasyon

Sipariş kodu
YRM1008-40

Kit bileşenleri
96 Test / Kit

Raf Ömrü
18 Ay

Depolama
2-8°C

4İN1 BSCT Beta-Laktamlar + Streptomisin + Kloramfenikol + Tetrasiklinler Süt İçin Hızlı Test Kiti

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Beta-laktamlar, Streptomisin, Kloramfenikal ve Tetrasiklinlerin tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 12 dakika sürer.



Avantajlar



Çoklu
4'ü 1
arada



Onaylı
ILVO



Hızlı
12 dakikada
sonuç



Hassas



Kullanıcı Dostu
Laboratuvarda veya
sahada test imkanı



**Görsel
Yorumlama**



Uygun Maliyet




**Doğru ve
Güvenilir**


Test Prosedürü




40 ±2°C'de 5 dakika
inkübe edin

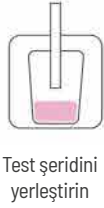

40 ±2°C'de 7 dakika
inkübe edin

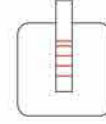

Sonuçlar

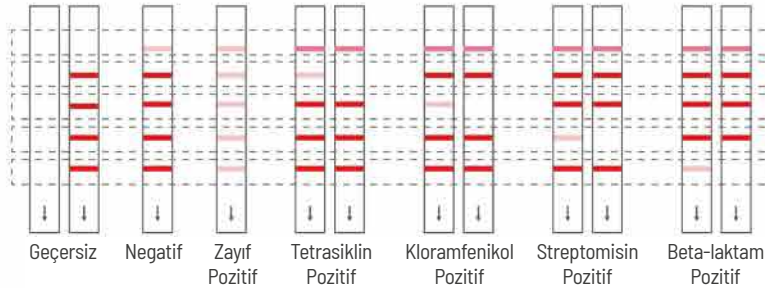

C line
Tetrasiklinler
Kloramfenikol
Streptomisin
Beta-laktamlar

Hassasiyet

Antibiotics	Bioeasy LOD	EU MRL	Antibiotics	Bioeasy LOD	EU MRL
Penicillin-G	1.5-2	4	Cefquinome	5-7	20
Ampicillin	2-3	4	Cefacetile	20-25	125
Amoxicillin	2-3	4	Cephalonium	3-5	20
Oxacillin	5-7	30	Cefazolin	15-20	50
Cloxacillin	3-6	30	Ceftiofur	80-100	100
Dicloxacillin	3-6	30	Cefoperazone	3-5	50
Nafcillin	8-10	30	Cephapirin	5-8	60
Doxycycline	7-10	100	Oxytetracycline	7-10	100
Chlorotetracycline	7-10	100	Tetracycline	7-10	100
Streptomycin	80-100	200	Dihydrostreptomycin	50-60	200
Chloramphenicol	0.2-0.3	0.3	-	-	-

Spesifikasyon

Sipariş kodu
YRM1039C


Kit bileşenleri
96 Test / Kit

Raf Ömrü
18 Ay

Depolama
2-8°C

BioQuick Tek Adımda Hızlı Test

Tek adımlı prosedürle sonuç veren BioQuick One Step Hızlı Test ve hatta daha kısa sürede. Taşınabilirliği ve minimum ekipman gereksinimi sayesinde süt numunesi eklemek için kaseti daha kolay tutabilirsiniz ve sonucu yorumlayabilirsiniz. Çiftçiler, veteriner hekimler, kamyon şoförleri, süt alım ve süt test laboratuvarları tarafından kullanılabilen bu ürün, iyi sütü hızlı bir şekilde tarayarak işletme maliyetlerini düşürmenize ve nakliye verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

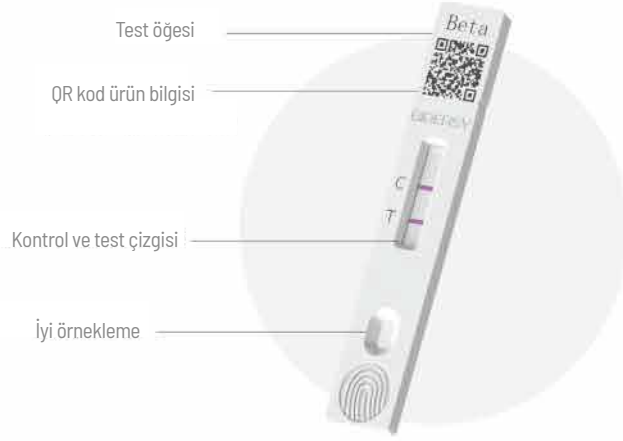

Avantajlar



QR Kod

Bilgileri tarayın ve otomatik olarak okuyucuya girin



Hızlı

Kısa sürede sonuç



Tek Adım

Basitleştirilmiş Prosedür



Kullanıcı Dostu

Yeni görünüm ve kolay tutuş




Yüksek Özgüllük



Doğru ve Güvenilir

Test Prosedürü

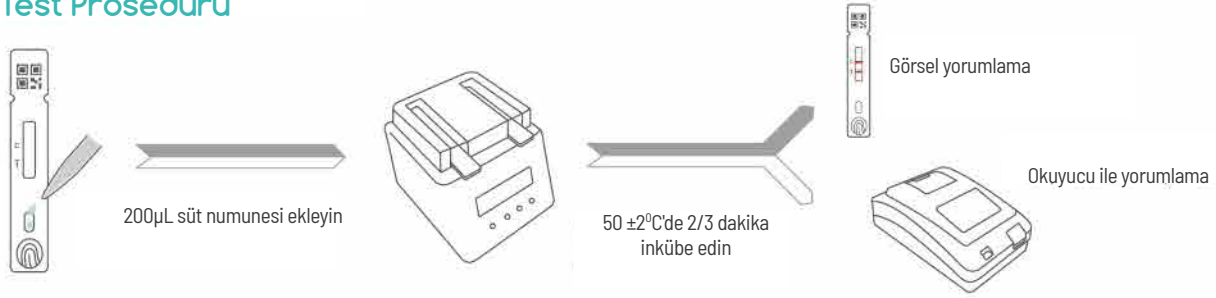

Spesifikasyon

Kategori No.	Ürünler	Özellikler	Test Metodu
YRM1M4001	BioQuick Test - 2in1 BT Beta-laktamlar + Tetraksilinler	30 T	50 ±20C'de 2 dakika
YRM1M4002	BioQuick Test - 3in1 CtBcf Seftiofur + Beta-laktamlar + Sefaleksisn	30 T	50 ±20C'de 2 dakika
YRM1M4003	BioQuick Test - 4in1 CtBTCf Seftiofur + Beta-laktamlar + Tetraksilinler + Sefaleksisn	30 T	50 ±20C'de 3 dakika

Raf Ömrü
18 Ay

Depolama
2-8°C

2

SÜT TAĞŞIŞI TARAMASI



Keçi Sütünde İnek Sütü Tağışı İçin Hızlı Test

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak, keçi sütünde inek sütünün tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 6 dakika sürer. Bu hızlı test, keçi sütünde %0,1 - 0,2 gibi düşük inek sütü seviyelerini tespit etmek için kullanılabilir.



Avantajlar



Hızlı
6 dakikada sonuç



Hassas



Kullanıcı Dostu
Laboratuvarda veya sahada test imkanı



Görsel Yorumlama



Uygun Maliyet




Doğru ve Güvenilir


Test Prosedürü




200µL süt ve karışım ekleyin

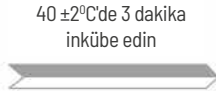


40 ± 2°C'de 3 dakika inkübe edin

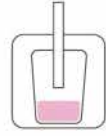

Test şeridini yerleştirin

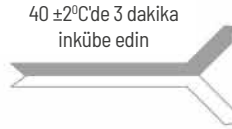

40 ± 2°C'de 3 dakika inkübe edin

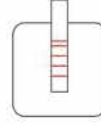

Görsel yorumlama



veya
Okuyucu ile yorumlama

Sonuçlar



Hassasiyet

Kategori No.	Ürünler	Hassasiyet	Özellikler	Test Metodu
YREC1001-3	Keçi Sütünde İnek Sütü Tağışı (0.1 - 0.2 %)	0.1 - 0.2 %	96 T	50 ± 20C'de 2 dakika
YREC1001-4	Keçi Sütünde İnek Sütü Tağışı (3 - 5 %)	3 - 5 %	96 T	50 ± 20C'de 2 dakika

Sütte İnek Peynir Altı Suyu Katkısı için Hızlı Test

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak, sütteki inek peynir altı suyunun tespiti için kullanılır. Bir test numune hazırlama gerekli olmadan, yaklaşık 6 dakika sürer. Bu hızlı test, inek sütündeki 5% gibi düşük peynir altı suyu seviyelerini tespit etmek için kullanılabilir.

Avantajlar



Hızlı
6 dakikada sonuç



Hassas



Kullanıcı Dostu
Laboratuvarında veya sahada test imkanı



Görsel Yorumlama




Uygun Maliyet




Doğru ve Güvenilir

Test Prosedürü

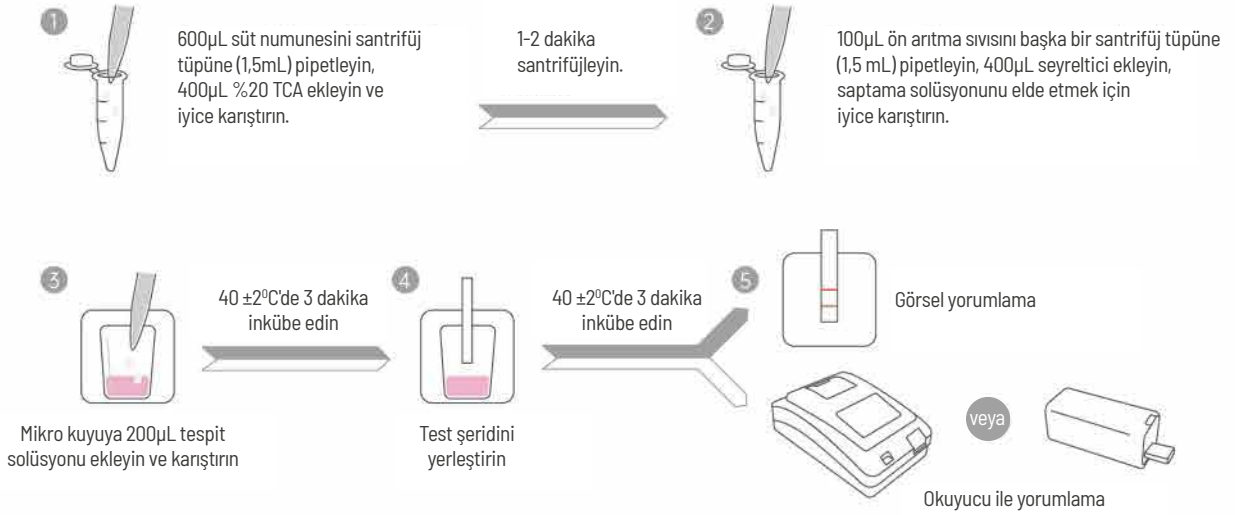

Sonuçlar

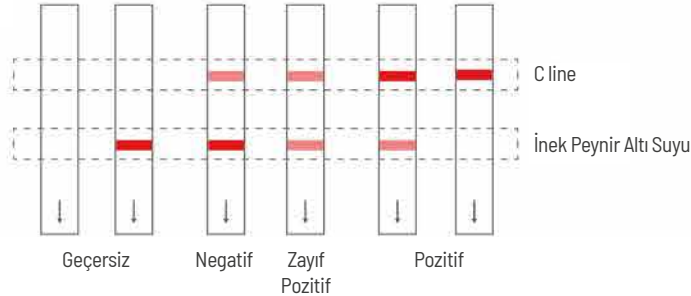

Hassasiyet

Kategori No.	Ürünler	Hassasiyet	Özellikler	Test Metodu
YREC1003	Sütte İnek Peynir Altı Suyu Tağışı için Hızlı Test (%5)	5 %	48 T	40 ±2°C'de 3+3dakika

Melamin Süt İçin Hızlı Test

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak, sütteki melaminin tespiti için kullanılır.

Bir test yaklaşık 6 dakika sürer. Bu hızlı test, sütteki 80-100 ppb gibi düşük melamin seviyelerini tespit etmek için kullanılabilir.

Avantajlar



Hızlı
6 dakikada sonuç



Hassas



Kullanıcı Dostu
Laboratuvarda veya sahada test imkanı



Görsel Yorumlama




Uygun Maliyet




Doğru ve Güvenilir

Test Prosedürü

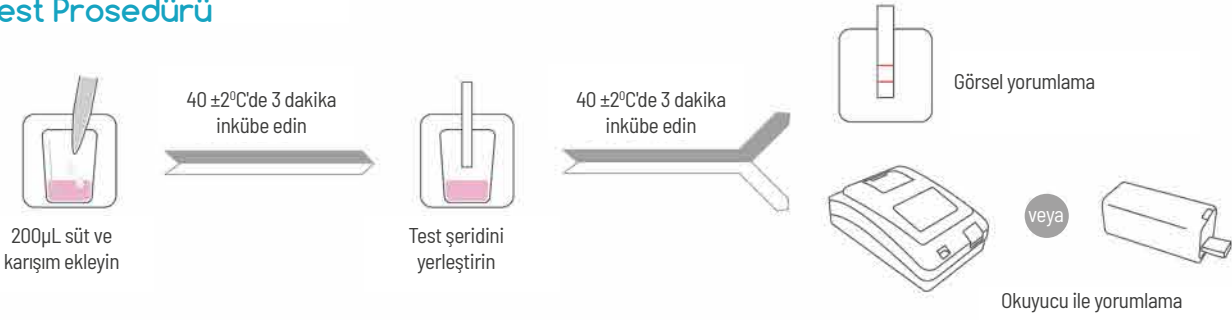

Sonuçlar

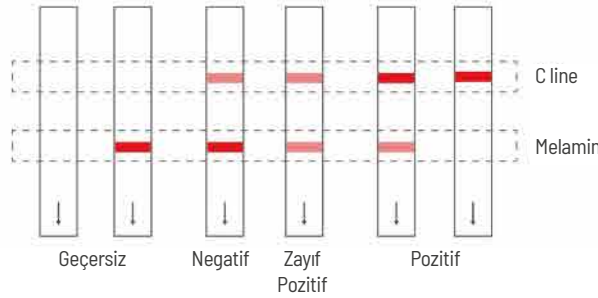


Hassasiyet

Kategori No.	Ürünler	Hassasiyet	Özellikler	Test Metodu
YRFM1003	Süt Ürünleri için Melamin Hızlı Testi	100-500 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 6+7 dakika
YRM1003-10	Süt için Melamin Hızlı Testi	8-10 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+5 dakika
YRM1003-50	Süt Ürünleri için Melamin Hızlı Testi	30-50 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+3 dakika
YRM1003-100	Süt Ürünleri için Melamin Hızlı Testi	80-100ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+3 dakika
YRM1033-1	4'ü 1 Arada BTCM (Melamin, Beta-Laktamlar, Sefaleksini ve Tetrasiklinler)	M: 30-50 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+9 dakika

3

SÜT PESTİSİT TARAMASI

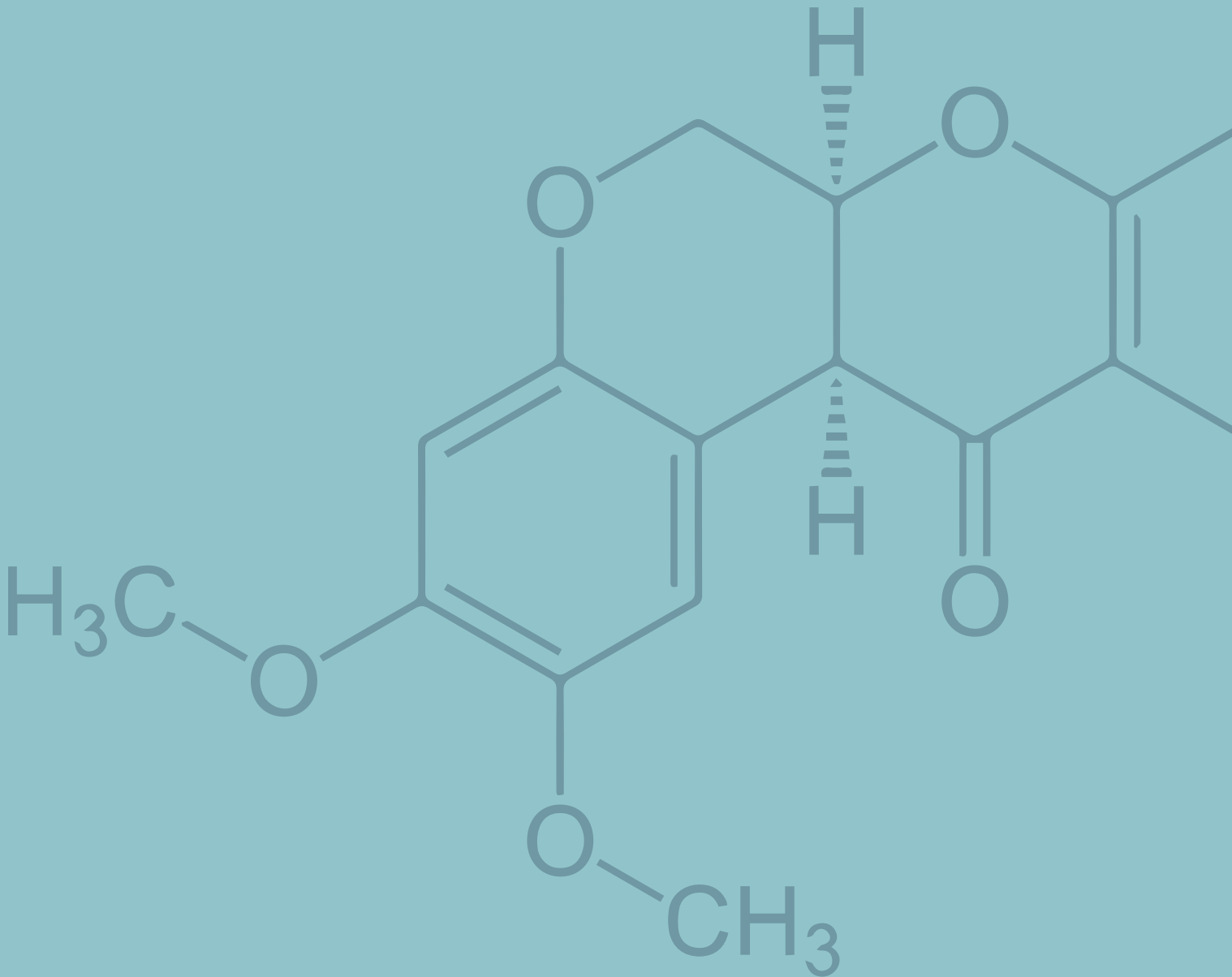



Süt için Karbendazim Hızlı Testi

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak, sütteki karbendazim tespiti için kullanılır. Bir test yaklaşık 8 dakika sürer.

Avantajlar


Hızlı
5 dakikada sonuç


Hassas



Kullanıcı Dostu
Sahada veya laboratuvarında kolayca gerçekleştirilir


Görsel Yorumlama


Uygun Maliyet


Doğru ve Güvenilir

Test Prosedürü

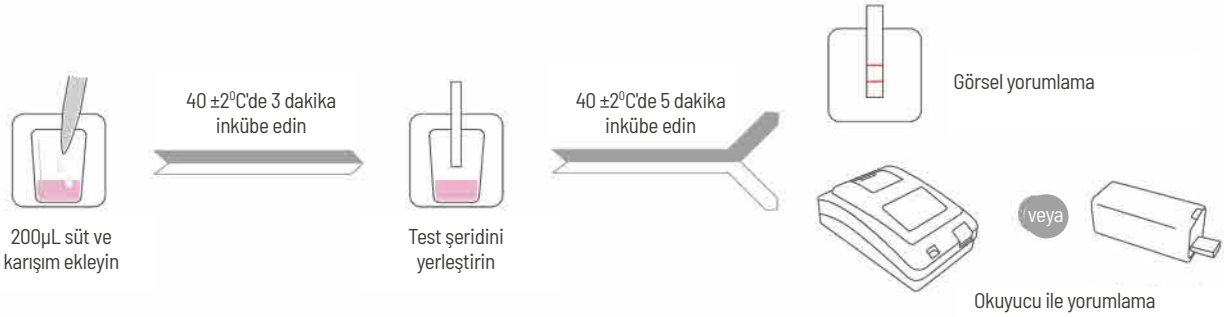

Hassasiyet

Kategori No.	Ürünler	Hassasiyet	Özellikler	Test Metodu
YRM1102	Süt için Karbendazim Hızlı Testi	25-25 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+5 dakika
YRM1103	Süt için Karbaril Hızlı Testi	20-25 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+5 dakika
YRM1108	Süt için İmidakloprid Hızlı Testi	0.5-1 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+3 dakika
YRM1109	Süt için Paraquat Hızlı Testi	1-2 ppb	96 T	40 ± 2°C'de 3+3 dakika

4 CE

EKİPMAN



YR-010 Cep Okuyucu

- Küçük boyut ve taşınabilir
- Tekli, 2'si 1 arada, 3'ü 1 arada ve 4'ü 1 arada kalitatif testler için geçerlidir.
- Bluetooth ile cep telefonuna bağlantı desteği
- Veri aktarımı ve paylaşımı ile APP'deki sonucu yorumlayın.



YR-10 Test Şeridi Okuyucu

- Nicel ve nitel analiz
- USB ile yazılım güncelleme ve veri aktarımı
- Kendi kendine yazdırmayı destekler
- Bilgisayardaki yazılıma bağlanmayı ve testi çalıştırmayı destekler
- Birden çok dil: Çince, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Fransızca



YRM-IN03 Mikro Isıtıcı

- Küçük boyutlu, taşınabilir ve hızlı ısıtma.
- 4x4 kuyular



MiniT-N kuluçka makinesi

- 4x8 kuyu
- Çoklu program ayarlanabilir
- Mikotoksin kantitatif testinin ihtiyacını mükemmel şekilde karşılar

SÜT GÜVENLİĞİ HIZLI TEST ÇÖZÜMLERİ

No.	Kategori No.	Ürünler	Hassasiyet (ppb)	Özellikler	Test Metodu
Antibiyotikler					
1	YRM1001-2C	Beta-lactams	PG 1.5-2	96 T	2+3 min 40°C
2	YRM1001-3	Beta-lactams, Cefalexin	PG 1.5-2	96 T	3+5 min 40°C
3	YRM1002	Beta-lactamase	0.35-0.4IU/L; 0.18-0.2IU/L; 0.12-0.14IU/L	96 T	x+3+3 min 40°C
4	YRM1006-20	Fluoroquinolones	Enrofloxacin:3-5	96 T	3+3 min 40°C
5	YRM1007-5	Gentamicin	5-6	96 T	3+3 min 40°C
6	YRM1007-100	Gentamicin	60-100	96 T	3+5 min 40°C
7	YRM1007-40	2in1 BT Beta-lactams and Tetracyclines(EU)	PG 1.5-2	96 T	3+5 min 40°C
8	YRM1008-40	Beta-lactams, Cefalexin and Tetracyclines	PG 1.5-2	96 T	3+6 min 40°C
9	YRM1009	Dexamethasone	0.2-0.3	96 T	6+6 min 40°C
10	YRM1010-8	Chloramphenicol	0.08-0.1	96 T	3+5 min 40°C
11	YRM1011-40	Tetracyclines	30-50	96 T	3+3 min 40°C
12	YRM1013-5	Lincomycin	3-4	96 T	1+5 min 40°C
13	YRM1013-100	Lincomycin	75-100	96 T	3+5 min 40°C
14	YRM1014-5	Kanamycin	5-10	96 T	3+3 min 40°C
15	YRM1014-50	Kanamycin	40-80	96 T	3+5 min 40°C
16	YRM1015	MACRO 2IN1 Tylosin & Tilmicosin	-	96 T	3+3 min 40°C
17	YRM1021	Aminoglycosides 3IN1 SKG Streptomycin, Gentamycin & Kanamycin	-	96 T	3+6 min 40°C
18	YRM1022	Macro 3in1 ELT Erythromycin, Lincomycin, Tylosin & Tilmicosin	3-5; 3-6; 10-20; 40-50	96 T	3+7 min 40°C
19	YRM1024-3	Sulfonamides	Sulfadimidine:8-12	96 T	3+3 min 40°C
20	YRM1026	3in1 BTS Beta-lactams, Sulfonamides & Tetracyclines	PG 1.5-2	96 T	3+6 min 40°C
21	YRM1026-3	3in1 BTS Beta-lactams, Sulfonamides, Tetracyclines & Ceftiofur	-	96 T	1+4 min 40°C
22	YRM1031-1	Trimethoprim	25-35	96 T	3+5 min 40°C
23	YRM1033-1	4in1 BCTM Melamine, Beta-lactams, Cephalexin & Tetracyclines	PG 0.8-1.5	96 T	3+9 min 40°C
24	YRM1034	Amino 3in1 Streptomycin, Gentamycin & Neomycin	40-50; 30-40; 80-100	96 T	3+6 min 40°C
25	YRM1039C-10	4in1 BSC1 Beta-lactams, Streptomycin, Chloramphenicol & Tetracyclines	PG 1.5-2	96 T	3+7 min 40°C
26	YRM1039C	4in1 BSC1 Beta-lactams, Streptomycin, Chloramphenicol & Tetracyclines	PG 1.5-2	96 T	5+7 min 40°C
27	YRM1052	Sulpyrine Dipyrone Metamizole	30-50	96 T	3+3 min 40°C
28	YRM1052-1	Sulpyrine Dipyrone Metamizole	10-20	96 T	3+3 min 40°C
29	YRM1054	Florfenicol	0.08-0.1	96 T	3+5 min 40°C
30	YRM1059	4in1 BTSO Tetracyclines, Sulfonamides, Fluoroquinolone & Beta-lactams	-	96 T	3+6 min 40°C
31	YRM1060	Colistin	8-10; 5-8	96 T	3+3 min 40°C
32	YRM1061	Diminazene	15-20	96 T	3+3 min 40°C
33	YRM1062	Bacitracin	15-20	96 T	5+5 min 40°C
34	YRM1063	Flunixin	25-35	96 T	3+3 min 40°C
35	YRM1063-1	Flunixin	2-4	96 T	3+3 min 40°C
36	YRM1064	Albendazole	30-50	96 T	3+5 min 40°C
37	YRM1065	Monensin	25-35	96 T	3+3 min 40°C

SÜT GÜVENLİĞİ HIZLI TEST ÇÖZÜMLERİ

No.	Kategori No.	Ürünler	Hassasiyet (ppb)	Özellikler	Test Metodu
38	YRM1066	Clopidol	10-14	48 T	3+6 min 40°C
39	YRM1074	Macro 3in1 ETS Erythromycin, Tylosin & Tilmicosin, Spiramycin	-	96 T	3+6 min 40°C
40	YRM1075	3in1 QLT Quinolones, Lincomycin & Tylosin	-	96 T	3+5 min 40°C
41	YRM1076	Apramycin	15-20	96 T	3+3 min 40°C
42	YRM1077	Spiramycin	15-20	96 T	3+5 min 40°C
43	YRM1080	4in1(RU) NKSG Neomycin, Kanamycin, Spectinomycin & Gentamicin	-	96 T	3+7 min 40°C
44	YRM1081	4in1(RU) ELTF Erythromycin, Lincomycin, Tylosin, Fluoroquinolones	-	96 T	3+7 min 40°C
45	YRM1092	CBSCT Cefalexin, Beta-lactams, Streptomycin, Chloramphenicol & Tetracyclines	-	96 T	3+7 min 40°C
46	YR1M4001 NEW	BioQuick Test - 2in1 BT Beta-lactams & Tetracyclines	-	30 T	2 min 50°C
47	YR1M4002 NEW	BioQuick Test - 3in1 CtBCf Ceftiofur, Beta-lactams & Cefalexin	-	30 T	3 min 50°C
48	YR1M4003 NEW	BioQuick Test - 4in1 CtBTCf Ceftiofur, Beta-lactams, Tetracyclines & Cefalexin	-	30 T	3 min 50°C
Toğuş					
1	YREC1001-3	Cow Milk Adulteration in Goat Milk	0.1-0.2%	96 T	3+3 min 40°C
2	YREC1001-4	Cow Milk Adulteration in Goat Milk	3-5%	96 T	3 min 40°C
3	YREC1002	Cow Whey Powder Adulteration in Goat Whey Powder	3-6%	96 T	3 min 40°C
4	YREC1003	Cow Whey Adulteration in Milk	5%	48 T	3+3 min 40°C
5	YRFM1003	Melamine Rapid Test for Dairy Products	100-500	96 T	6+7 min 40°C
6	YRM1003-10	Melamine	8-10	96 T	3+5 min 40°C
7	YRM1003-50	Melamine	30-50	96 T	3+3 min 40°C
8	YRM1003-100	Melamine	80-100	96 T	3+3 min 40°C
Mikotoksinler					
1	YRFM1004-2	Aflatoxin M1 Rapid Test for Dairy Products	0.5	96 T	3+6 min 40°C
2	YRM1004-0.05	Aflatoxin M1	0.04-0.05	96 T	2+8 min 40°C
3	YRM1004-0.2	Aflatoxin M1	0.2-0.3	96 T	3+4 min 40°C
4	YRM1004-0.5Q	Aflatoxin M1	0.5	96 T	2+5 min room temperature
5	YRM1004-1	Aflatoxin M1	0.08-0.1	96 T	3+4 min 40°C
6	YRM1004-3	Aflatoxin M1	0.3-0.4	96 T	3+4 min 40°C
7	YRM1004D	Aflatoxin M1 Quantitative	15ppt-150ppt	96 T	2+12 min 40°C
8	YRM1004D-1	Aflatoxin M1 Quantitative	150ppt-600ppt	96 T	2+8 min 40°C
9	YR201508	Aflatoxin M1 ELISA Test Kit	5-100ppt	96 T	30+15+15 min room temperature
10	YR201509	Aflatoxin M1 ELISA Test Kit	5-120ppt	96 T	30+15+15 min room temperature
11	YRM1053-1	Zeranol	0.8-1	96 T	6+4 min 40°C
Pestisitler					
1	YRM1102	Carbendazim	20-25	96 T	3+5 min 40°C
2	YRM1103	Carbaryl	20-25	96 T	3+5 min 40°C
3	YRM1108	Imidacloprid	0.5-1	96 T	3+3 min 40°C
4	YRM1109	Paraquat	1-2	96 T	3+3 min 40°C

* Bilgiler sadece referans amaçlıdır, lütfen uygun türü seçiniz.



Detaylı bilgi için
ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...



TAHİL, UN, GIDA ve YEM KALİTE KONTROL CİHAZLARI

Tel. : 0 (312) 397 43 30

Faks : 0 (312) 397 23 49

Mail : abp@abp.com.tr

Web : www.abp.com.tr