



## Basit ve Kompakt


- Ölçülecek tahılları seçin.
- Titreşimli hazneyi doldurun ve test otomatik olarak başlar (otomatik tahıl algılama)

## Hızlı

- Sonuçların incelenmesi ve görüntülenmesi 20 saniye sürer (boşaltma dahil).

## Doğru

- Bir litrelik numune hacmi ile güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar.

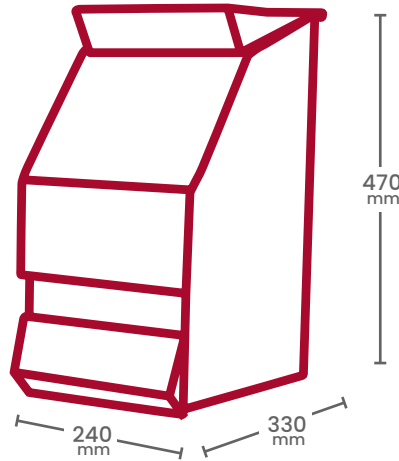

9,6 Kg 110/220V - 50/60Hz



Test süresi: **20 Saniye**  
Operatör süresi: **5 saniye**

NF EN ISO 7971-2  
ile uyumludur

## Ölçüm Prensipleri

Aqua-TR®, nem içeriğini ve spesifik ağırlığı belirlemek için, sensörlerin otomatik seviyelendirilmesiyle (patentli sistem) evrensel kapasitif ölçüm teknolojisini kullanır.

### ANA UYGULAMALAR

- Tahıllar, yağlı tohumlar, protein tohumları, peletler vb. dahil olmak üzere 64 adede kadar farklı kalibrasyon mevcuttur.
- Talep üzerine yeni kalibrasyonlar geliştirmek mümkündür.

## Avantajlar

### KOLAY KULLANIM

Tam otomatik ölçüm döngüsü. Ölçümü başlatan:

- Haznede tahıl tespiti.
- Test düğmesine basmak.

20 saniyede tam döngü. Spesifik ağırlık ölçümünün tane türüne göre ayarlanması. Aqua-Pro yazılımıyla çıktı için bir başlık özelleştirmek mümkündür. Taşınması kolay, sahada kullanılabilir ve 12V araçla çalıştırılabilir PİL (isteğe bağlı). Çok dilli.

### GÜVENİLİRLİK

Her tahıl türüne özel ayarlama. Numune hacminin otomatik kontrolü. Yapışma durumunda titreşimli haznenin manuel veya otomatik aktivasyonu. Dış sıcaklığa ve / veya tahıl sıcaklığına göre otomatik ölçüm telafisi. 1000 ölçüm hafızası ve Aqua-Pro yazılımı ile bir PC'ye veri kaydetmek mümkündür. Çalışma sıcaklığı: 2 ila 45 ° C.

### MODÜLERLİK

Aqua-TR, Infraneo'ya (Infra-red analizör) bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

Bu nedenle, kombine ölçümler aynı anda aşağıdakileri sağlar:

- Akredite nem içeriği
- Özel ağırlık
- Protein içeriği

Gestar sistemine entegre edilebilir (sonuçlar alım/otomasyon yazılımında toplanır)

## TAM OTOMATİK OPERASYON

1. Test edilecek tahılları seçin




2. Hazneyi tahılla doldurun



3. Test butonuna basın



4. Ekrandaki sonuçları okuyun

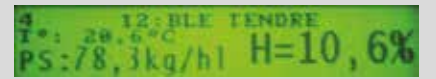

5. Tahılları çekmeceye alın

