

abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

Sipariş Bilgileri

KOD ÜRÜN AÇIKLAMASI
9500 Alert for Sulfites

Alert® for Sulfites

Sülfitleme maddeleri, sodyum bisülfid ve sodyum metabisülfid, karides, istakoz ve ilgili kabuklular ile melanozu (aka “kara nokta”) önlemek için kullanılır. Sülfitleme maddeleri deniz ürünleri endüstrisi için çok faydalı olmakla birlikte, bazı tüketiciler gıdalardaki sülfid kalıntılarına karşı oldukça alerjiktir. Bu nedenle, FDA düzenlemeleri, milyonda 10 parça (ppm) veya daha fazla sülfid kalıntısı içeren deniz ürünlerinin sülfid içeren olarak etiketlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) programının bir parçası olarak sülfid kalıntılarının izlenmesi ve doğrulanması gerekir.

Kullanım Amacı

Alert for Sulfites, karideslerdeki sülfid kalıntılarını tespit etmek için çok basit ve hızlı bir yarı nicel testtir.

Test

Bir numunedeki sülfid kalıntılarını, kit ile sağlanan boya reaktifinde renk değişiklikleri üretecektir.

Bu renk değişiklikleri ve değişikliklerin hızı, numunedeki sülfid kalıntılarının seviyesinin göstergesidir.



Prosedür


1. Dondurulmuş karidesleri oda sıcaklığında çözün. Karideslerin başını çıkarın ve tamamen soyun. En iyi sonuçlar için daha az pigmentli kas alanını test edin.
2. Maruz kalan ete bir damla aktivatör solüsyonu uygulayın.
3. Nemlendirilmiş ete bir damla boya reaktifi ekleyin.
4. 1 dakika sonra sonuçları okuyun.
5. Mavi boyanın rengi değişmediyse, karidese sülfitleme maddeleri uygulanmamıştır. Mavi boya menekşe rengine döndüyse, karides sülfitleme maddeleri ile muamele edildi. Boyadan hiç renk kalmamışsa sülfid seviyeleri 100 ppm'yi aşmaktadır.

(Tam talimatlar için paket ekine bakın)

Ürün Özellikleri

Hassasiyet: <10 ppm
>10 ppm to <100 ppm
>100 ppm
Test süresi: 1 dakika
Depolama: Oda Sıcaklığı, 18-30°C
Kit başına testler: 200

Sonuçlar

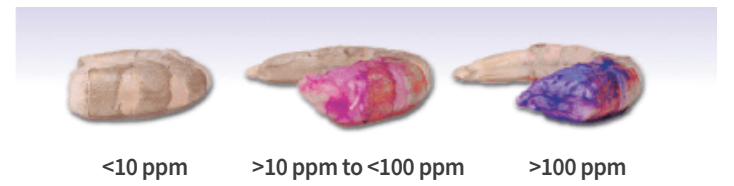

TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

ALERT® for SULFITES

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



Sağlanan Malzemeler

- 01 Turuncu kapaklı şişede aktive edici solüsyon
- 01 Mavi kapaklı şişede reaktif boya
- 01 Renk örneği

Ürün numarası: 9500

Yarı nicel sonuçlar: 10 - 100 ppm

Test süresi: 2 dakika

Depolama: Oda sıcaklığı

Sipariş için abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

Prosedür



1. Açıkta kalan ete bir damla aktivatör solüsyonu (turuncu kapak) uygulayın.



2. Nemlendirilmiş ete bir damla boya reaktifi (mavi kapak) ekleyin.



60 saniye sonra sonuçlar

3. Mavi boyanın rengi değişmediyse, karides sülfitleme maddeleri ile muamele edilmemiştir.

Mavi boya menekşe rengine döndüyse, karides sülfitleme maddeleri ile muamele edildi.

Boyadan hiç renk kalmamışsa sülfid seviyeleri 100 ppm'yi aşmaktadır.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...