

colitag™



Colitag™

Devrim niteliğindeki
16-48 saatlik su testi

 **NEOGEN™**

 **ABP**

TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...



Colitag™ 16-48 saatlik test aralığı

Colitag™, toplam koliform ve E. coli tayini için 16-48 saatlik bir okuma penceresine sahip bir var-yok (P/A) ve En Muhtemel Sayı (MPN) enzim substrat testidir. Test, 100 mL su örneğinde 1 MPN toplam koliform veya E. coli tespit eder. Colitag, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından güvenilmektedir.

Hazır olduğunuzda çalıştırın, hazır olduğunuzda okuyun

Colitag, kullanıcıların 16-48* saatlik zaman aralığında herhangi bir zamanda numuneleri üç yerine bir test yapmasına olanak tanıyan rakipsiz bir esneklik sunar. Laboratuvar verimliliğini artırın ve işi kendi hızınızda yapın.

Laboratuvar verimliliğinizi artırın

Colitag'ın pozitif bir E. coli örneğini gösteren parlak mavi floresansı, bazen daha düşük yoğunluklu floresanlı diğer enzim substrat ortamları tarafından gereken zaman alıcı doğrulama ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, esnek okuma penceresiyle birleştiğinde, akıcı bir laboratuvar süreci sağlar.

* 16 ila 22 saat arasındaki okuma için, kabı inkübasyondan önce 7-10 dakika boyunca 44,5°C'lik bir su banyosuna yerleştirin.




TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

Colitag nasıl çalışır?

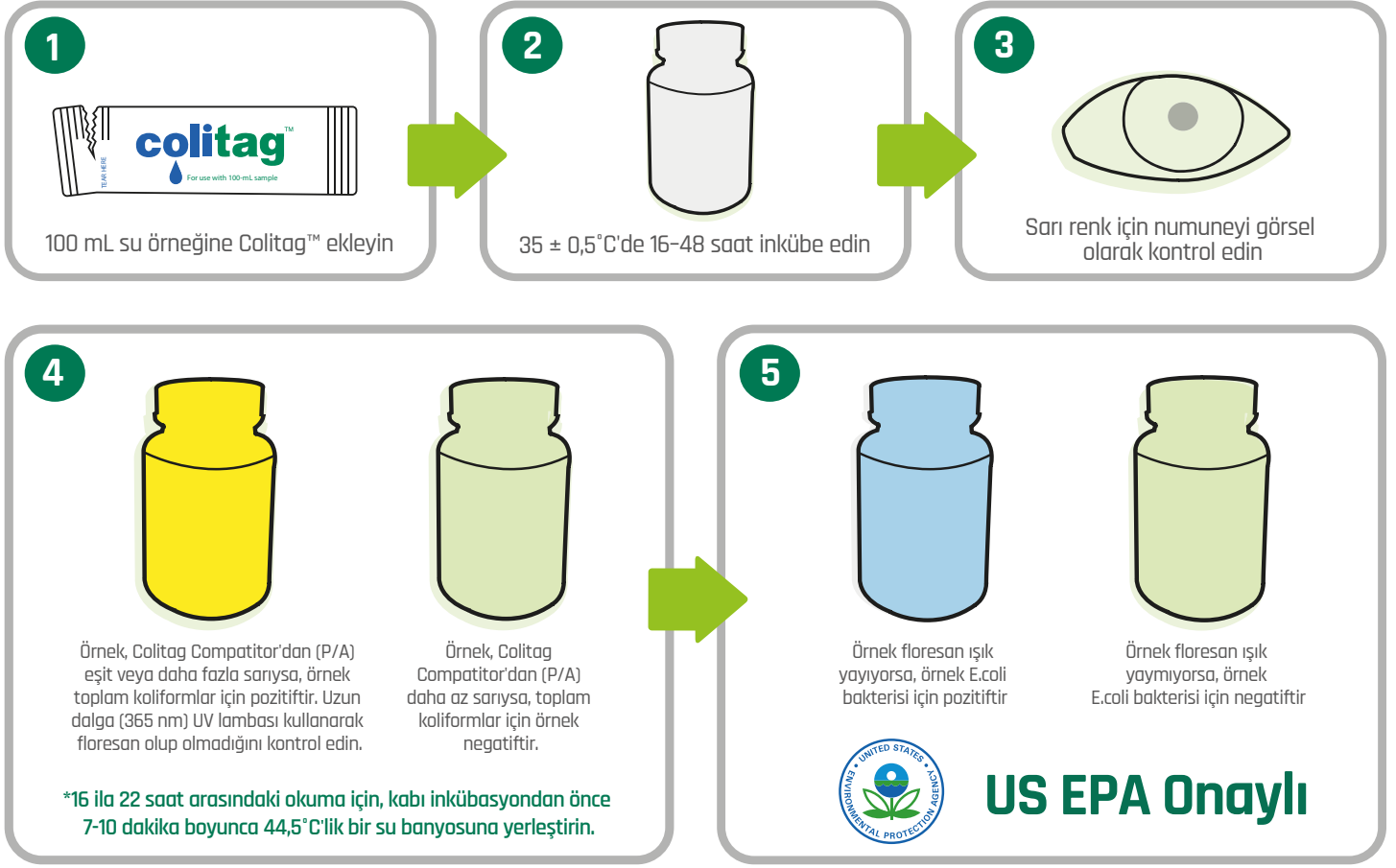

En olası Sayı Numaralandırma

Colitag MPN Plakası, en olası sayı yöntemiyle koliformların ve E.coli'nin sayımı içindir.



Sonuçların kolay yorumlanması

1. Canlı sarı renk için her numuneyi görsel olarak kontrol edin. Test numunesi sarıysa koliform bakterisi mevcuttur.
2. Çözelti sarıysa, uzun dalga boylu bir UV lambası kullanarak floresan olup olmadığını inceleyin. Parlak mavi bir floresan gözlemlenirse, numune E. coli için pozitifdir.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...



Ürün Özellikleri

- Hassasiyet:** 1 CFU in a 100 mL sample
Test Süresi: 16-48 Saat
Depolama: 2-30°C
Kit Sayısı: 20, 100 or 200 test
Onaylar: EPA (Federal register, Volume 74, No. 216/Tuesday, November 10, 2009/Rules and Regulations)



Sipariş Bilgileri

Ürün Ürün Açıklaması:

- 9850** Colitag P/A water test kits, 20 pack
9851 Colitag P/A water test kits, 100 pack
9849 Colitag P/A water test kits, 200 pack
9855 Sample containers with sodium thiosulfate, 100 pack
Sterile flip-top cap and lock polypropylene containers with labels
9859 Sample containers with sodium thiosulfate, 100 pack
Sterile screw-top cap and lock polypropylene containers with labels
9857 Colitag comparator, 100 mL
9858B Colitag MPNplate



Neogen, gıda güvenliği çözümlerinin geliştirilmesi ve pazarlanmasında liderdir. Ürünlerimizi ve uzmanlığımızı sizlerle paylaşmamız için bugün bizimle iletişime geçin.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...