



RAPTOR ENTEĞRE ANALİZ PLATFORMU



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

Raptor Sistemi Nedir?

Raptor® Entegre Analiz Platformu, dahili inkübasyona sahip bir yanal akışlı immunokromatografik strip test bandı okuyucusudur. Multitoksin ve Antibiyotik analizlerinde size sayısal sonuçlar verir.



Dokunmatik Ekran

Sezgisel büyük dokunmatik ekran eldivenlerle çalışır ve operatöre rehberlik eder.

Ethernet / Wifi

Laboratuvar yönetim sistemi sayesinde sonuçlarınıza ne zaman isterseniz erişebilirsiniz.

USB

3 USB Portu sayesinde yazıcı ve diğer cihazlar ile bağlantı sağlanır.



Örnek Portlar

3 bağımsız port ile 9 test kapasitesi. Sıvı eklendiğinde test otomatik başlar.

Hijyenik Tasarım

Cihazın altındaki bağlantı noktaları, dökülen sıvıların kolaylıkla temizlenmesine olanak tanır.

Barkod Tarayıcı

Tarayıcı numune kimliğinin ve test lotu bilgilerinin anında girilmesine izin vererek, gerekli yazma miktarını ve veri girişiyle ilgili hata olasılığını azaltır.

- Aynı anda 3 farklı örnekte analiz yapabilirsiniz.
- Tek süzüntü ile tüm toksinlere bakabilirsiniz.
- Ekstraksiyon aşamasında alkol kullanmaya gerek yoktur.
- Sadece örneğinizi ekleyin ve bırakın Raptor testi yapsın.
- Test için yeterli olan numune miktarının eklenmesi sonrasında, gerekli olan sıcaklık ve test süresini otomatik olarak kendisi ayarlar.
- Diğer sistemlerin aksine, Raptorda analiz yapılırken yeni bir örnekle analize başlayabilirsiniz.



Patentli Neogen Raptor Kartuşu

- Kartuj başına 1 örnek için 3 test şeridi
- Basit kullanım
- Reveal Q+ HS for Aflatoxin M1 (RQAFM1HS)
- Reveal Q+ MAX for Aflatoxin (8088)/ Reveal Q+ for Aflatoxin (8075)
- Reveal Q+ for Fumonisin (8885)
- Reveal Q+ for DON (8385)
- Reveal Q+ Max for Ochratoxin (8688) / Reveal Q+ for Ochratoxin (8685)
- Reveal Q+ for Zearalenone (8185)
- Reveal Q+ Max for T2/HT2 (8288)
- Beta Star S Combo (BSC050)
- 400 µL Örnek eklemek için geniş numune portu



**Tüm Reveal Q+ ve
Reveal Q+ Max
test kitleri ile çalışabilir**



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

Veri Yönetim Sistemi

Türkçe dil destekli yazılımı sayesinde test verilerini ve sonuçlarını kablolu veya kablosuz olarak sorunsuzca intranet üzerinde otomatik paylaşabilir ve raporlayabilirsiniz.





2000 testi kendi hafızasında saklayabilir.


Reader ID	User Name	Time	Test Name	Lot ID	Sample ID	Test Line #1	Result	Score	Result	Test Line #2	Result
8119	NA	01/09/2018 11:47:54 AM	Q+ DCM	25328	2-1	DCM	0.03 ppm	Empty	NA	EA	EA
8119	NA	01/09/2018 11:47:59 AM	Q+ DCM	25328	1-0	DCM	Empty	Empty	NA	EA	EA
8119	NA	01/09/2018 11:47:56 AM	Q+ DCM	25328	4-2	DCM	0.10 ppm	Empty	NA	EA	EA
8119	NA	01/09/2018 11:47:54 AM	Q+ DCM	25328	2-0	DCM	Empty	Empty	NA	EA	EA
8119	NA	01/09/2018 11:47:29 AM	Q+ DCM	25328	1	DCM	Empty	Empty	NA	EA	EA
10002	operator 1	01/25/2017 02:27:58 PM	Reveal Advanced	21112	4549	Cellular	Negative	Detected	Negative	EA	EA
10002	operator 1	01/25/2017 02:27:56 PM	Reveal Adv. Tel	21112	4549	Tetrazolone	Negative	Empty	NA	EA	EA
10002	operator 1	01/25/2017 02:27:49 PM	Reveal Advanced	21112	4549	Cellular	Negative	Detected	Negative	EA	EA
10002	operator 1	01/25/2017 02:27:48 PM	Reveal Adv. Tel	21112	4549	Tetrazolone	Negative	Empty	NA	EA	EA
10002	operator 1	01/25/2017 02:27:29 PM	Reveal Advanced	21112	4541	Cellular	Negative	Detected	Negative	EA	EA

Raptor Solo Sistemi

- Sistem numune miktarını, zamanı, sıcaklığı kontrol eder.
- Raptordan farkı 3 yerine 1 port mevcuttur.
- Reveal Q Max ve Reveal Q+ stripleri ile uyumludur
- Kullanımı çok basit, dokunmatik ekran
- Test adımlarını cihaz ekranındaki uyarıları takip ederek ilerleyebilirsiniz.
- Kullanıcı hatasını minimize eden bir sistem
- Striplerdeki barkod dahili olarak tanımlanır
- Kartuşlar tek kullanımlıktır.
- Kartuşun üstündeki huni şeklindeki açıklığa 400ul numune ekleyin
- Numune ekleme işlemi tamamlandıktan sonra İLERİ'ye basın
- Numune tespit edildiğinde, sistem otomatik olarak analize başlar.
- Analiz bittiğinde sonuç ekranda belirir. Sonuçlar hem sisteme kaydolur, hem yazdırılabilir; hem de Data Manager programı ile PC'ye aktarılır.
- Şarj süresi 3 saattir.

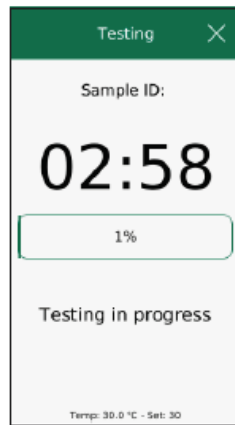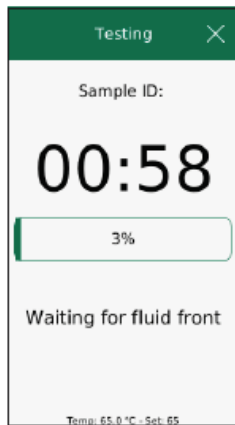

NEOGEN ürünlerimizin tamamı hem AOAC ve ILVO onaylı olup hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından sonuçları referans alınan onaylanmış dünyanın en hassas en güçlü kitleridir.

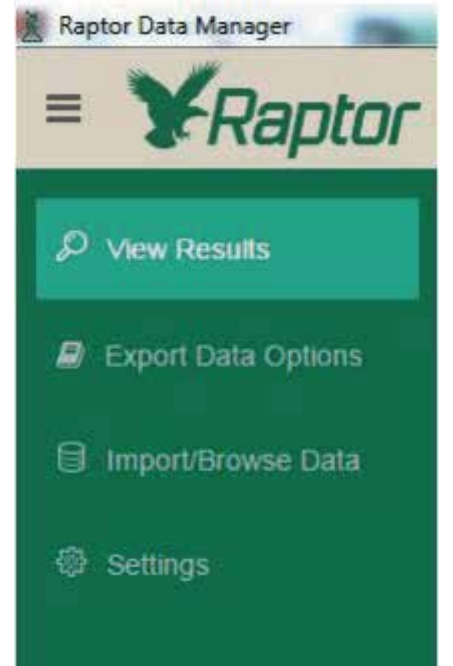

TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...