

abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

Multi-Treenut için Reveal tanıtımı

- On dakikalık test süresi
- Tek bir testte altı ağacın fındık tespiti

- Pekan Cevizi
- Ceviz
- Kaju
- Antep fıstığı
- Badem
- Fındık



Reveal® ve Reveal® 3-D Test Kitleri

CIP durulama ve üretim ortamlarında alerjen içeriğinin yerinde tespiti için

Gıda Alerjen Kontrolü İçin Pratik Sistemler

Reveal® test ailesi alerjenlerin düşük seviyelerde bulunmasını ve taranmasını kolaylaştırır. Gıda alerjen kontrolü için harika seçimler yapan Reveal 3-D ile örnek hazırlama ve test en fazla on dakika sürer ve Multi-Treenut için Reveal az 15 dakika sürer. Her kit ilgili testleri gerçekleştirmek için pamuklu svaplar da dahil olmak üzere (Gliadin için 3-D Reveal 20 test) ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bileşenleri içerir.

Test için daha iyi bir yol

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| Durulama veya Pamuklu çubuklarla Hızlı tarama | ➔ | Gerçek zamanlı kararlar |
| Yerinde kontrol | ➔ | Ekipmana ihtiyaç duymaz |
| Kullanımı kolay | ➔ | Daldırma ve test |
| Düşük ppm alerjen düzeyini algılar | ➔ | Alerjen doğrulama |



Reveal ve Reveal 3-D

KOD	ÜRÜN	LOD DEĞERİ
8555	Reveal Multi-Treenut	0.2-2 ppm
902086G	Reveal 3-D Badem	0.5 ppm
8565	Reveal 3-D Hindistan Cevizi	1 ppm
902081S	Reveal 3-D Deniz Kabukluları	0.5 ppm
902082Q	Reveal 3-D Yumurta	1.2 ppm
8505	Reveal 3-D Gluten	5 ppm
902087E	Reveal 3-D Fındık	0.4 ppm
8405	Reveal 3-D Hardal	0.9 ppm
901041L	Reveal 3-D Fıstık	0.7 ppm
8535	Reveal 3-D Susam	0.7 ppm
902093K	Reveal 3-D Soya	0.4 ppm
8479	Reveal 3-D Toplam Süt	1.3 ppm



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

3-D REVEAL® ve Multi-Treenut REVEAL®

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



1- Uygun ekstraksiyon tamponu poşetinin ağzını açınız ve örnek tüpüne ekleyiniz.



2- Numune tüpüne yeterli miktarda numune ekleyin



3- Güvenlik kapagını kapatıp 1 dakika boyunca çalkalayın.

*Gıda ürün numuneleri için doğrulama hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak üzere lütfen bizimle irtibata geçiniz

Pamuklu Swap ile Yüzeysel Analizi



1- Uygun ekstraksiyon tamponu poşetinin ağzını açınız ve örnek tüpüne ekleyiniz.



2- Numuneyi toplayın. Kuru yüzeyler için eküvyon ıslatma çözeltisi ile nemlendirin. Islak yüzeyler için swapı direk kullanın.



3- Ekstraksiyon tampon çubukla toplayıp tüp içerisine koyun.



4- Güvenlik kapagını kapatıp 1 dakika boyunca çalkalayın.

Reveal 3-D Test Prosedürleri



1- Kapağı çıkarın ve tüpü sıvı ile doldurun.



2- Reveal 3-D aletini kapağın içerisine sokun: boşluğun sıvı ile dolmasını sağlayın.



3- Sıvının test penceresine kadar ulaşmasını sağlayın.



4- Düz bir zemine yerleştirin ve testin tamamlanması için 5 dakika bekleyin.



5- Sonuçları yorumlayın

Reveal Multi-Treenut için Test Prosedürleri



1- Kapağı çıkarın ve tüpü sıvı ile doldurun.



2- Reveal aletini kapağın içerisine sokun: boşluğun sıvı ile dolmasını sağlayın.



3- Sıvının test penceresine kadar ulaşmasını sağlayın.



4- Düz bir zemine yerleştirin ve testin tamamlanması için 10 dakika bekleyin.



5- Sonuçları yorumlayın



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...