

# YER FISTIĞI İÇİN REVEAL®

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



## Sağlanan Malzemeler:

10 turuncu test cihazı  
10 örnek tüpler ve kapaklar  
10 poşet Tip 9 ekstraksiyon tamponu  
10 steril swab  
1 şişe çubuk ıslatma çözeltisi

Ürün numarası: 901041L

Durulama / Gıda: 5 ppm fıstık

Swab: 3-4 µg / 100 cm<sup>2</sup> fıstık

Test süresi: 5 dakika

Onaylar: AOAC RI 111901

Sipariş için 0 (312) 397 43 30 veya  
abp.com.tr adresinden bize ulaşın.

## Gerekli ancak sağlanmayan malzemeler (sadece gıda ekstraksiyonu için):

8504 3-D Gıda Tamponu  
9381 50 mL dereceli tüpler



## Durulama Örneklemesi



Tip 9 ekstraksiyon tamponu poşetini açın ve bir numune tüpüne ekleyin.



Numune tüpüne 0.25 mL numune ekleyin.



Kapağı sabitleyin ve 1 dakika çalkalayın. Durulama/Swab Testi adım #1'e geçin.

## Swab Örneklemesi



Tip 9 ekstraksiyon tamponu poşetini açın ve bir numune tüpüne ekleyin.



Örneği toplayın. Kuru yüzeyleri swab solüsyonu ile nemlendirin. Islak yüzeyleri önceden nemlendirmeyin.



Tamponu ekstraksiyon tamponuna geri döndürün ve tüpe ayırın.



Kapağı sabitleyin ve 1 dakika çalkalayın. Durulama/Swab Testi Adım #1'e geçin.

## Swab / Durulama Testi



Kapağı çıkarın ve tüpten sıvı ile doldurun.



Açığa çıkan 3 boyutlu cihazı kapağın içindeki sıvıya batırarak sıvının boşluğu doyurmasını sağlayın.



Sıvı test penceresinden yukarı doğru akarken görüldüğünde, cihazı düz bir yüzeye yerleştirin. Testin 5 dakika gelişmesine izin verin.



Sonuçları yorumlayın.

## Gıda Numunesi Ekstraksiyonu ve Testi



50 ml'lik tüpe 20 mL (sıvı numuneler için 18 mL) Reveal 3-D Gıda Tamponu ekleyin.



Tüpe 2 g (sıvı numuneler için 2 mL) numune ekleyin



Kapağı sabitleyin ve 1 dakika çalkalayın.



Tüp yaklaşık 45 derecelik bir açıyla eğildiğinde, cihazı tüpün içine daldırın; boşluğun sıvı ile doyurulduğundan emin olun. 3. ve 4. adımlarına geçin.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30  
abp@abp.com.tr  
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...