


abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

Reveal® Q+ for Fumonisin

Ürün No. : 8885

Sipariş Bilgileri

- 8885 Reveal Q+
for Fumonisin
9680 Raptor platformu
9681 Raptor kartuşu

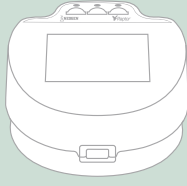

Güvenle Test Edin

NEOGEN®'in Reveal® Q+ for Fumonisin, sadece altı dakikada benzersiz doğruluk sağlayan, kullanımı kolay bir kantitatif yanal akış testi.

Raptor okuyucu, kullanıcının başında durmasını gerektirmeden basitçe örnek eklemesine imkan verir - cihaz, testinizin hacmini, sıcaklığını ve zamanlamasını kontrol eder. Sistem, aynı anda üç numune çalıştırmanıza izin verir.

Önerilen ancak Sağlanmayan Malzemeler

NEOGEN #	Ürün Açıklaması
9428, 9428B	Kapaklı numune toplama kapları, 125 mL
9330	Santrifüj, mini
9172	Mikro santrifüj tüpleri
9448, 9447	Dağıtım pompası veya dereceli silindir
9401, 9453	Tarımsal öğütücü veya eşdeğeri
9427	5-50 g ± 0.1 g ağırlığa sahip tartı
9426, 9452	Zamanlayıcı
8073, 8074	%65 etanol çözeltisi
9421, 9421B	Kapaklı numune toplama tüpleri
9420, 9429, 9519	Filtre şırıngaları, Whatman #4 filtre kağıdı veya eşdeğeri
9475	Reveal numune kabı rafı
9463	Pipetleyici, 100-1000 µL
9693	Pipetleyici, 400 µL
9464, 9487	Pipet uçları, 100-1000 µL
—	Damıtılmış veya deiyonize su

- **Basit Prosedür** sadece örnek ekleyin
- **Hızlı** sonuç alma zamanı
- **Elemek** operatör hataları



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

REVEAL® Q+ FOR FUMONISIN

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



Sağlanan Malzemeler

Fumonisin test şeritleri için 25 Reveal® Q+
25 Kırmızı numune seyreltme kabı
25 Şeffaf numune kapları
01 Şişe numune seyreltici

Ürün numarası: 8885

Eşik: 0,3 - 6 ppm

Test süresi: 6 dakika

Sipariş için abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

Prosedür



1

QR kodunu Raptor® okuyucusuna girerek hazırlanın.



2

Temsili bir örnek alın.
10 g numuneyi öğütün ve tartın.



3

Numuneye 50 mL %65 etanol ekleyin.



4

3 dakika kuvvetlice çalkalayın veya
1 dakika karıştırın.



5

Yerleşmeye bırakın, ardından min.
3 mL süzüntü toplayarak süzün.



6

Kırmızı seyreltme kabına 200 µL
numune özü ekleyin.



7

Kırmızı seyreltme kabı karışımına
5 kez yukarı ve aşağı 400 µL örnek
seyreltici ekleyin.



8

Stripi Raptor kartuşuna yerleştirin.



9

Kartuşu Raptor okuyucuya takın.



10

Kırmızı seyreltme kabından 400 µL
numuneyi Raptor kartuşunun
arkasına ekleyin. Okuyucu otomatik
olarak başlayacaktır.



11

Raptor okuyucuda gösterilen sonuçlar.
Not: 6 ppm üzerindeki numuneler
seyreltilmeli ve tekrar test edilmelidir.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...