

abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

### Sipariş Bilgileri

- 8088 Reveal® Q+ MAX for Aflatoxin  
8089 MAX 1 Aqueous Extraction paketleri  
9680 Raptor® Platform  
9681 Raptor Kartuşları



### Önerilen ancak Sağlanmayan Malzemeler

NEOGEN Ürün	Ekstraksiyon Malzemeleri
9428, 9428B	125 mL kapaklı numune toplama kapları
9421, 9421B	Kapaklı numune toplama tüpleri
9330	Santrifüj, mini
9172	Mikrosantrifüj tüpleri
9448, 9447	Dağıtım pompası veya dereceli silindir
9401, 9453	Agri-Grind öğütücü / eşdeğeri
9427	5-50 gram $\pm$ 0,1 g ağırlığa sahip tartı
9426, 9452	Zamanlayıcı
9475	Reveal numune kap rafı
9692	Pipetleyici, 250 $\mu$ L
9693	Pipetleyici, 400 $\mu$ L
9680	Raptor sistemi
9681	Raptor kartuşları
8089	MAX 1 Aqueous ekstraksiyon
8089G	MAX 1 G50 Aqueous ekstraksiyon paketleri
—	Damıtılmış veya deiyonize su

# Reveal® Q+ MAX for Aflatoxin

Ürün No. : 8088

## Güvenle Test Edin

NEOGEN®, yalnızca 6 dakikada benzersiz doğruluk sağlayan, kullanımı kolay bir kantitatif yanal akış testi olan Aflatoxin için Reveal Q+ MAX'ı sunar. Yeni testin sulu ekstraksiyonu, tehlikeli maddelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve yenilikçi teknolojisi, kesin ve tekrarlanabilir sonuçlar verir.

Raptor okuyucu, kullanıcının başında durmasını gerektirmeden basitçe örnek eklemesine imkan verir - cihaz, testinizin hacmini, sıcaklığını ve zamanlamasını kontrol eder.

- **Basit** su bazlı ekstraksiyon
- **Hızlı** sonuç alma zamanı
- **Üstün** çapraz reaktivite



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30  
abp@abp.com.tr  
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

# REVEAL® Q+ MAX FOR AFLATOXIN

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



## Sağlanan Malzemeler

Aflatoksin test şeritleri için 25 Reveal® Q+ MAX  
25 Kırmızı numune seyreltme kabı  
01 Şişe numune seyreltici  
25 MAKS 1 Sulu Ekstraksiyon paketi

Ürün numarası: 8088

Eşik: 3-300 ppb

Test süresi: 6 dakika

Sipariş için [abp.com.tr](http://abp.com.tr)'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

## Prosedür



1

QR kodunu Raptor® okuyucusuna girerek hazırlanın.



2

Temsili bir örnek alın.  
10 g numuneyi öğütün ve tartın.



3

1 MAX 1 paketin içeriğini numuneye ekleyin.



4

Numuneye 50 mL distile veya deiyonize su ekleyin.



5

3 dakika kuvvetlice çalkalayın veya 1 dakika karıştırın.



6

Yerleşmeye bırakın, ardından min. 3 mL süzünü toplayarak süzün.



7

Kırmızı seyreltme kabına 250 µL örnek seyreltici ekleyin.



8

Kırmızı seyreltme kabına 250 µL numune özü ekleyin, 5 kez yukarı ve aşağı karıştırın.



9

Stripi Raptor kartuşuna yerleştirin.



10

Kartuşu Raptor okuyucuya takın.



11

Kırmızı seyreltme kabından 400 µL numuneyi Raptor kartuşunun arkasına ekleyin. Okuyucu otomatik olarak başlayacaktır.



12

Raptor okuyucuda gösterilen sonuçlar. \*50 ppb'den büyük numuneler seyreltilmeli ve tekrar çalıştırılmalıdır.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30  
abp@abp.com.tr  
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...