

abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.


# Reveal® Q+ MAX for Ochratoxin

Aqueous Extraction

Ürün No. : 8688

## Sipariş Bilgileri

8688 Reveal Q+ MAX  
for Ochratoxin  
9696 Raptor sistemi  
9681 Raptor kartuşu

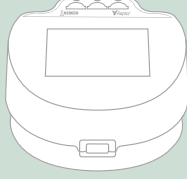

## Önerilen ancak Sağlanmayan Malzemeler

NEOGEN #	Ürün Açıklaması
9428, 9428B	Kapaklı numune toplama kapları, 125 mL
9421, 9421B	Kapaklı numune toplama tüpleri
9420, 9429, 9519	Filtre şırıngaları, Whatman #4 filtre kağıdı veya eşdeğeri
9330	Santrifüj, mini
9172	Mikro santrifüj tüpleri
9448, 9447	Dağıtım pompası veya dereceli silindir
9401, 9453	Tarımsal öğütücü veya eşdeğeri
9427	5-50 g ± 0.1 g ağırlığa sahip tartı
9426, 9452	Zamanlayıcı
9475	Reveal numune kabı rafı
9463	Pipetleyici, 100-1000 µL
9464, 9487	Pipet uçları 100-1000 µL
9693	Pipetleyici, 400 µL
—	Damıtılmış veya deiyonize su
8089	MAX 1 Aqueous Ekstraksiyon paketleri

## Güvenle Test Edin

NEOGEN®, yalnızca beş dakikada benzersiz doğruluk sağlayan, kullanımı kolay bir kantitatif yanal akış testi olan Ochratoxin için Reveal® Q+ MAX'ı sunar.

Test, kullanıcıların bir numune ekstraktını işlemesine ve altı mikotoksinde herhangi birini test etmesine izin veren MAX ortak ekstraksiyonu kullanır. Sulu ekstraksiyon, tehlikeli madde ihtiyacını ortadan kaldırır ve yenilikçi teknoloji, kesin ve tekrarlanabilir sonuçlar verir.

Raptor okuyucu, kullanıcının başında durmasını gerektirmeden basitçe örnek eklemesine imkan verir - cihaz, testin hacmini, sıcaklığını ve zamanlamasını kontrol eder.

- **Basit** su bazlı ekstraksiyon
- **Hızlı** sonuç alma zamanı
- **Üstün** çapraz reaktivite



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30  
abp@abp.com.tr  
www.abp.com.tr

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

# REVEAL® Q+ MAX FOR OCHRATOXIN

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



## Sağlanan Malzemeler

Okratoksin test şeritleri için 25 Reveal® Q+ MAX  
25 Kırmızı numune seyreltme kabı  
25 Şeffaf numune kapları  
02 Örnek seyreltici şişeleri  
01 Şişe seyreltme tampionu  
25 MAX 1 sulu ekstraksiyon paketi

Ürün numarası: 8688

Eşik: 2-100 ppb

Test süresi: 5 dakika

Sipariş için [abp.com.tr](http://abp.com.tr)'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

## Prosedür



1 QR kodunu Raptor® okuyucusuna girerek hazırlanın.



2 Temsili bir örnek alın.  
10 g numuneyi öğütün ve tartın.



3 1 MAX 1 paketin içeriğini numuneye ekleyin.



4 Numuneye 50 mL distile veya deiyonize su ekleyin.



5 3 dakika kuvvetlice çalkalayın veya 1 dakika karıştırın.



6 Yerleşmeye bırakın, ardından min. 3 mL süzünü toplayarak süzün.



7 Kırmızı seyreltme kabına 200 µL örnek seyreltici ekleyin (yulaf ve yeşil kahve için 250 µL).



8 Kırmızı seyreltme kabına 400 µL numune ekstraktı ekleyin ve 5 kez aşağı yukarı karıştırın (yulaf ve yeşil kahve için 250 µL).



9 Stripi Raptor kartuşuna yerleştirin.



10 Kartuşu Raptor okuyucusuna takın. Matrise bağlı olarak Eğri 1 veya Eğri 2'yi seçin.



11 Kırmızı seyreltme kabından 400 µL numuneyi Raptor kartuşunun arkasına ekleyin. Okuyucu otomatik olarak başlayacaktır.



12 Raptor okuyucuda gösterilen sonuçlar. \*25 ppb'den büyük numuneler seyreltilmeli ve tekrar çalıştırılmalıdır.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

[abp@abp.com.tr](mailto:abp@abp.com.tr)

[www.abp.com.tr](http://www.abp.com.tr)



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...