

abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.


# Reveal® Q+ MAX for T-2/HT-2

Aqueous Extraction

Ürün No. : 8288

## Sipariş Bilgileri

8288 Reveal Q+ MAX  
for T-2/HT-2  
9680 Raptor sistemi  
9681 Raptor kartuşu

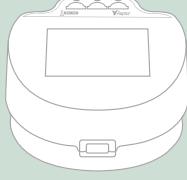

## Önerilen ancak Sağlanmayan Malzemeler

NEOGEN #	Ürün Açıklaması
9428, 9428B	Kapaklı numune toplama kapları, 125 mL
9421, 9421B	Kapaklı numune toplama tüpleri
9420, 9429, 9519	Filtre şırıngaları, Whatman #4 filtre kağıdı veya eşdeğeri
9330	Santrifüj, mini
9172	Mikro santrifüj tüpleri
9448, 9447	Dağıtım pompası veya dereceli silindir
9401, 9453	Tarımsal öğütücü veya eşdeğeri
9427	5-50 g ± 0.1 g ağırlığa sahip tartı
9426, 9452	Zamanlayıcı
9475	Reveal numune kabı rafı
9463	Pipetleyici, 100-1000 µL
9464, 9487	Pipet uçları 100-1000 µL
9293, 9292	Pipet uçları 200-1000 µL
9693	Pipetleyici, 400 µL
—	Damıtılmış veya deiyonize su
8089	MAX 1 Aqueous Ekstraksiyon paketleri
8089G	G50 Aqueous Ekstraksiyon paketleri

## Güvenle Test Edin

NEOGEN®, yalnızca beş dakikada benzersiz doğruluk sağlayan, kullanımı kolay bir kantitatif yanal akış testi olan T-2/HT-2 için Reveal® Q+ MAX'ı sunar.

Test, kullanıcıların bir numune ekstraktını işlemesine ve altı mikotoksinden herhangi birini test etmesine izin veren MAX ortak ekstraksiyonu kullanır. Sulu ekstraksiyon, tehlikeli madde ihtiyacını ortadan kaldırır ve yenilikçi teknolojisi, kesin ve tekrarlanabilir sonuçlar verir.

Raptor okuyucu, kullanıcının başında durmasını gerektirmeden basitçe örnek eklemesine imkan verir - cihaz, testinizin hacmini, sıcaklığını ve zamanlamasını kontrol eder. Sistem, aynı anda üç örneğin çalıştırılmasına izin verir.

- **Basit** su bazlı ekstraksiyon
- **Hızlı** sonuç alma zamanı
- **Üstün** çapraz reaktivite



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30  
abp@abp.com.tr  
www.abp.com.tr

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

# REVEAL® Q+ MAX FOR T-2/HT-2

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



## Sağlanan Malzemeler

T-2/HT-2 test şeritleri için 25 Reveal® Q+ MAX  
25 Kırmızı numune seyreltme kabı  
25 Şeffaf numune kapları  
01 Örnek seyreltici şişeleri  
25 MAKS 1 Sulu Ekstraksiyon paketi

Ürün numarası: 8288

Eşik: 50-500 ppb

Test süresi: 5 dakika

Sipariş için [abp.com.tr](http://abp.com.tr)'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

## Prosedür



1

QR kodunu Raptor® okuyucusuna  
girerek hazırlanın.



2

Temsili bir örnek alın.  
10 g numuneyi öğütün ve tartın.



3

1 MAX 1 paketin içeriğini numuneye  
ekleyin.



4

Numuneye 50 mL distile veya  
deiyonize su ekleyin.



5

3 dakika kuvvetlice çalkalayın veya  
1 dakika karıştırın.



6

Yerleşmeye bırakın, ardından  
min. 3 mL süzünü toplayarak süzün.



7

Kırmızı seyreltme kabına 100 µL  
numune özü ekleyin ve 5 kez yukarı  
ve aşağı karıştırın.



8

Kırmızı seyreltme kabına 1500 µL  
örnek seyreltici ekleyin ve 5 kez  
yukarı ve aşağı pipetleyerek karıştırın.



9

Stripi Raptor kartuşuna yerleştirin.



10

Kartuşu Raptor okuyucuya takın.



11

Kırmızı seyreltme kabından 400 µL  
numuneyi Raptor kartuşunun  
arkasına ekleyin. Okuyucu otomatik  
olarak başlayacaktır.



12

Raptor okuyucuda gösterilen sonuçlar.  
\*50 ppb'den büyük numuneler  
seyreltilmeli ve tekrar çalıştırılmalıdır.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM  
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

[abp@abp.com.tr](mailto:abp@abp.com.tr)

[www.abp.com.tr](http://www.abp.com.tr)



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...