

abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

Reveal® Q+ MAX for Zearalenone

Aqueous Extraction

Ürün No. : 8188

Sipariş Bilgileri

8188 Reveal Q+ MAX
for Zearalenone
9680 Raptor sistemi
9681 Raptor kartuşları



Güvenle Test Edin

NEOGEN®, yalnızca 6 dakikada benzersiz doğruluk sağlayan, kullanımı kolay bir kantitatif yanıl akış testi olan Aflatoxin için Reveal Q+ MAX'ı sunar. Yeni testin sulu ekstraksiyonu, tehlikeli maddelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve yenilikçi teknolojisi, kesin ve tekrarlanabilir sonuçlar verir.

Raptor okuyucu, kullanıcının başında durmasını gerektirmeden basitçe örnek eklemesine imkan verir - cihaz, testinizin hacmini, sıcaklığını ve zamanlamasını kontrol eder.

Sistem 1 seferde 3 numune çalıştırmanıza izin verir.

- **Basit** su bazlı ekstraksiyon
- **Hızlı** sonuç alma
- **Üstün** çapraz reaktivite

Önerilen ancak Sağlanmayan Malzemeler

| NEOGEN # | Ürün Açıklaması |
|------------------|--|
| 9428, 9428B | 125 mL kapaklı numune toplama kapları |
| 9421, 9421B | Kapaklı numune toplama tüpleri |
| 9420, 9429, 9519 | Filtre şırıngaları, Whatman #4 filtre kağıdı veya eşdeğeri |
| 9330 | Santrifüj, mini |
| 9172 | Mikro santrifüj tüpleri |
| 9448, 9447 | Dağıtım pompası veya dereceli silindir |
| 9401, 9453 | Tarımsal öğütücü veya eşdeğeri |
| 9427 | 5-50 g ± 0.1 g ağırlığa sahip tartı |
| 9426, 9452 | Zamanlayıcı |
| 9475 | Reveal numune kabı rafı |
| 9463 | Pipetleyici, 100-1,000 µL |
| 9464, 9487 | Pipet uçları 100-1000 µL |
| 9693 | Pipetleyici, 400 µL |
| — | Damıtılmış veya deiyonize su |
| 8089 | MAX 1 aqueous extraction paketleri |



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

REVEAL® Q+ MAX FOR ZEARELENONE

LÜTFEN TEST YAPMADAN ÖNCE KİT TALİMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.



Sağlanan Malzemeler

Zearalenone test şeritleri için 25 Reveal® Q+ MAX
25 Kırmızı numune seyreltme kabı
25 Şeffaf numune kapları
02 Örnek seyreltici şişeleri
01 Şişe seyreltme tamponu
25 MAX 1 sulu ekstraksiyon paketi

Ürün numarası: 8188

Eşik: 25–500 ppb (buğday) 50–500 ppb (mısır)

Test süresi: 5 dakika

Sipariş için abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ü arayın.

Prosedür



1 QR kodunu Raptor® okuyucusuna girerek hazırlanır.



2 Temsili bir örnek alın.
10 g numuneyi öğütün ve tartın.



3 1 MAX 1 paketin içeriğini numuneye ekleyin.



4 Numuneye 50 mL distile veya deiyonize su ekleyin.



5 3 dakika kuvvetlice çalkalayın veya 1 dakika karıştırın.



6 Yerleşmeye bırakın, ardından min. 3 mL süzünü toplayarak süzün.



7 Kırmızı seyreltme kabına 250 µL örnek seyreltici ekleyin.



8 Kırmızı seyreltme kabına 250 µL numune özü ekleyin, 5 kez yukarı ve aşağı karıştırın.



9 Stripi Raptor kartuşuna yerleştirin.



10 Kartuşu Raptor okuyucuya takın.



11 Kırmızı seyreltme kabından 400 µL numuneyi Raptor kartuşunun arkasına ekleyin. Okuyucu otomatik olarak başlayacaktır.



12 Raptor okuyucuda gösterilen sonuçlar. *50 ppb'den büyük numuneler seyreltilmeli ve tekrar çalıştırılmalıdır.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...