

Stick Sponge™

Çubuklu Çevresel Örnek Toplama Süngerleri

Parti No:

SS100(G), SS100BPW(G), SS100LET(G), SS100NB(G)



Tanım / Kullanım Amacı:

Çubuk Sünger, çevresel numunelerin kolaylıkla toplanmasını sağlar. Kolay çıkarılabilen bir çubuk, steril bir torba içindeki bir süngere tutturulmuştur. Çubuk, süngeri doğrudan tutmak zorunda kalmadan dar alanlara ve yarıklara kolay erişim sağlar. Sünger kuru olarak veya 10 mL çeşitli seyrelticilerle önceden nemlendirilmiş olarak mevcuttur. Numune alındıktan sonra çubuk sıkılarak sünger torbaya bırakılır. Bağlama torbası daha sonra kapatılır ve numune laboratuvara teslim edilmeye hazır hale gelir.

Gerekli Malzemeler (Sağlanmamaktadır) :

- Steril Eldivenler (gerekirse)
- Kuru süngerleri rehidre etmek için steril ortam (gerekirse)

Örneğin,

- Tamponlanmış Peptonlu Su
- Letheen Broth
- Nötrleştirici Tampon
- Kullanıcının tercih ettiği diğer medya

Talimatlar :

Öğretici Video → www.youtube.com/HygienaTV



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

Adres :
Fatih Sultan Mah.
2365 Sok. No: 22-24
Etimesgut ANKARA

Tel. : 0 (312) 397 43 30
Faks : 0 (312) 397 23 49
Mail : abp@abp.com.tr
Web : www.abp.com.tr

1. Numune torbası belirleme için kalıcı bir kalemle etiketlenebilir.
Eldivenler dahilse, eldivenleri aseptik olarak takın.
2. Yırtma şeridini çıkarın.
3. Çubuk Sünger kuru olarak sipariş edilmişse, Parça No. SS100(G), süngeri nemlendirmek için torbaya 10 mL istenen steril ortamdan ekleyin.
4. Çubuk Süngeri dikkatlice sapından tutarak torbadan çıkarın.
5. 12 x 12 inç (30 x 30 cm) boyutlarında bir alanı temizleyin.
 - a. Çubuk sapında esneklik yaratmak için yeterli basınç uygulayın.
 - b. İlgili alanın tamamını yatay olarak kaydırın.
 - c. Çubuk Süngeri ters çevirin ve aynı alanı dikey olarak kaydırın.
 - d. Son olarak, alanı her yönde çapraz olarak kaydırmak için süngerin kenarlarını kullanın.
6. Torbayı açmak için çekme tırnaklarını kullanın. Çubuk Süngeri açık poşetin üzerinde tutun ve süngeri aseptik olarak numune alma poşetine bırakmak için sapın geniş kısmını sıkıştırın. Çubuğu atın.
7. Torbanın üst kısmını üç kez yuvarlayın ve kapatmak için tırnakları katlayın.
Numune laboratuvara gönderilmeye hazırdır.

Depolama ve Raf Ömrü :

- Nötrleştirici Tampon süngerlerin raf ömrü 18 aydır.
- Diğer tüm sulu süngerlerin raf ömrü 12 aydır.
- Kuru süngerlerin raf ömrü 5 yıldır.
- Oda sıcaklığında veya buzdolabında saklayın (2 - 25 °C).
- Dondurmayın.
- Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin.

İmha Etme :

Pozitif sonuçları doğrulayan kullanılmış cihazlar biyolojik tehlike olarak değerlendirilmeli ve imha edilmeden önce yakılmalı, otoklavlanmalı veya en az 1 saat boyunca %20 çamaşır suyu çözeltisinde bekletilmelidir.







Güvenlik ve Önlemler :

Sünger cihazlarının bileşenleri doğru kullanıldığında herhangi bir sağlık riski oluşturmaz. Pozitif sonuçları doğrulayan kullanılmış cihazlar biyolojik tehlike oluşturabilir ve İyi Laboratuvar Uygulamaları ile Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliklerine uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Son kullanma tarihinden sonra cihazları kullanmayın.

- Süngerler tek bir kullanım için tasarlanmıştır. Tekrar kullanmayın.
- Cihazları son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
- Çapraz kontaminasyonu önlemek için numune alma işlemi aseptik olarak yapılmalıdır.
- Daha fazla güvenlik talimatı için Güvenlik Bilgi Formuna (SDS) bakın.

Hygiene Sorumluluğu :

Hygiene, bu cihazın kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcıya veya başkalarına karşı sorumlu olmayacaktır. Bu ürünün kusurlu olduğu kanıtlanırsa, Hygiene'nin tek yükümlülüğü ürünü değiştirmek veya kendi takdirine bağlı olarak satın alma bedelini iade etmek olacaktır. Şüphelenilen herhangi bir kusurun fark edilmesinden itibaren 5 gün içinde Hygiene'yi derhal bilgilendirin ve ürünü Hygiene'ya iade edin. İade Edilen Mallar yetki numarası için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Daha fazla bilgi için lütfen bizi şu adresten ziyaret edin www.hygiene.com veya bizimle iletişime geçin.

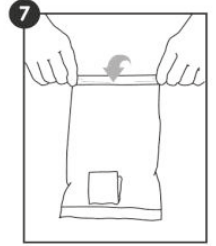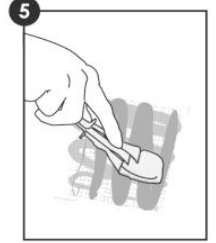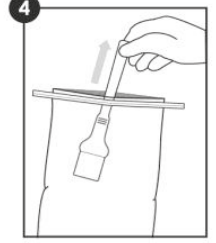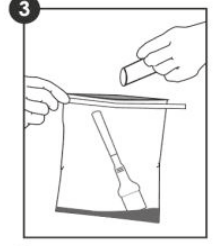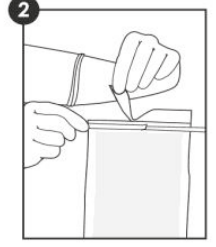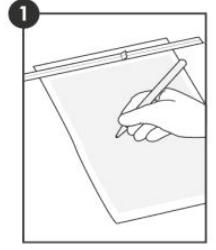

TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

Adres :
Fatih Sultan Mah.
2365 Sok. No: 22-24
Etimesgut ANKARA

Tel. : 0 (312) 397 43 30
Faks : 0 (312) 397 23 49
Mail : abp@abp.com.tr
Web : www.abp.com.tr